



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,284

XA17 - Adapteur pour calibrage de pipettes de série XA 17ml



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Description

L'adaptateur XA17 pour l'étalonnage des pipettes est conçu pour l'étalonnage et/ou le contrôle des pipettes à piston en utilisant la méthode gravimétrique sur les microbalances de la série XA.

L'ensemble contient:

plateau réceptif de pesée navire rideau de vapeur couvercle en verre avec ouverture de distribution

Une partie intégrante de l'accessoire est un récipient à rideau de vapeur, qui augmente l'humidité relative dans la chambre, grâce à laquelle le processus d'évaporation du liquide pesé est arrêté lors de l'étalonnage/contrôle des pipettes à piston.

Le plateau de pesée intégré permet de placer le plat au centre de la chambre de pesée. Le tout est enfermé dans un couvercle en verre avec une ouverture de distribution décentrée, ce qui facilite l'insertion de la pipette et réduit les rafales d'air.

Capacité du récipient : 17 ml

Adaptateurs d'étalonnage de pipettes

Les adaptateurs d'étalonnage de pipettes sont destinés à l'étalonnage et au contrôle des pipettes à piston selon la méthode gravimétrique. L'utilisation de l'adaptateur pour l'étalonnage des pipettes réduit la charge maximale de la balance de la masse du récipient de pesée. Le tableau ci-dessous, qui présente les exigences minimales conformément à la norme ISO 8655-6:2022, facilite la sélection de l'adaptateur pour l'étalonnage de la pipette et le modèle de balance. Les paramètres de la balance ont été sélectionnés de manière à ce que l'incertitude de mesure étendue en cours d'utilisation soit inférieure à ¼ de l'erreur maximale systématique tolérée de l'objet testé.

Microbalances Balances analytiques $0,5 \mu\text{l} \leq V < 20 \mu\text{l}$ 0,001c0,01d	
0,006c,e 0,03d MYA 21.5Y XA 6/21.5Y.M.A XA 6/21.5Y.M XA 21.5Y.M.A XA 21.5Y.M XA 21/52.5Y.M.A XA	
21/52.5Y.M XA 53.5Y.M.A XA 53.5Y.M $20 \mu\text{l} \leq V < 200 \mu\text{l}$ 0,01 0,025 XA 52.5Y XA 110.5Y XA 82/220.5Y.A XA	
82/220.5Y XA 120/250.5Y.A XA 120/250.5Y $200 \mu\text{l} \leq V \leq 10 \text{ ml}$ 0,1 0,2 Adaptateur d'étalonnage de pipettes	
MY 11 XA 11 XA 11 XA 11 XA 11 XA 17 XA 17 XA 17 XA 100 XA 17 XA 100	Capacité maximale du récipient 11 ml 11 ml 11 ml 11 ml 11 ml 17 ml 17 ml 17 ml 100 ml 17 ml 100 ml
	Masse du récipient de pesée ~ 10 g ~ 10 g ~ 10 g ~ 11 g ~ 11 g ~ 11 g ~ 65 g ~ 11 g ~ 65 g

a Les valeurs de répétabilité indiquées dans le tableau s'appliquent à la détermination du volume des pipettes monocanal. Si une balance monocanal n'est utilisée que pour la détermination du volume dans des pipettes multicanaux, les valeurs de répétabilité sont le double des valeurs indiquées dans le tableau.

c Balance monocanal.

d La balance multicanaux s'applique uniquement aux pipettes multicanaux. Les balances multicanaux avec une précision d'affichage de 0,01 mg peuvent être utilisées pour contrôler les pipettes multicanaux d'un volume de nominale inférieure à 20 µl, uniquement si l'incertitude élargie de mesure en cours d'utilisation est inférieure à ¼ de l'erreur maximale systématique tolérée de l'instrument sous test.

e Pour les pipettes monocanal avec un volume nominal inférieur à 2 µl, une balance avec une meilleure répétabilité que les valeurs du tableau doit être utilisée afin que l'incertitude élargie en cours d'utilisation était inférieure à ¼ de l'erreur maximale systématique tolérée de l'objet testé.

table {font-size: 12px} td {padding:10px; } tr {text-align:center;} @media (max-width: 800px) { table {font-size: 9px} td {padding: 1px 1px} }

Compatible avec

Balance analytique XA 5Y.A

Balance analytique XA 5Y

Dimensions d'appareil



MY11



XA11



XA17



XA100