



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,MV6

XA11 - Accesorio para la calibración de pipetas de la serie XA.5Y.M 11 ml

WX-001-0110



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Descripción

El adaptador de calibración de pipetas XA11 permite la calibración y / o verificación de las pipetas de pistón por medio del método gravimétrico utilizando Microbalanza XA.M.

El juego contiene:

base platillo de pesaje recipiente de pesaje anillo de evaporación cámara de vidrio con apertura para dosificación y tapa

El anillo de evaporación es una parte integral del adaptador que aumenta la humedad relativa dentro de la cámara de pesaje. Con esto se detiene la evaporación del líquido durante la calibración / verificación.

El plato de pesaje integrado permite la carga centrada del recipiente en la cámara de pesaje. La bandeja de pesaje y el recipiente están alojados en una cámara de vidrio con una abertura que permite al usuario dosificar líquido a través de él y reducir las corrientes de aire.

Capacidad del recipiente: 11 ml.

Adaptadores para calibración de pipetas

Los adaptadores para calibración de pipetas están destinados a la calibración y verificación de pipetas de pistón utilizando el método gravimétrico. El uso del adaptador para la calibración de pipetas reduce la carga máxima de la balanza por el peso del recipiente de pesaje.

La siguiente tabla, que presenta los requisitos mínimos de acuerdo con la norma ISO 8655-6:2022, facilita la selección del adaptador para la calibración de pipetas y el modelo de balanza. Los parámetros de la balanza se han seleccionado de modo que la incertidumbre de medición expandida en uso sea inferior que $\frac{1}{4}$ del error sistemático máximo del objeto ensayado.

^a Los valores de repetibilidad dados en la tabla se aplican a la determinación del volumen de pipetas de un canal. Si se utiliza una balanza de un canal exclusivamente para la determinación de volumen en pipetas multicanal, los valores de repetibilidad son el doble de los indicados en la tabla.

^c Balanza de un canal.

^d La balanza multicanal se aplica únicamente a pipetas multicanal.

Las balanzas multicanal con una legibilidad de 0,01 mg pueden utilizarse para comprobar pipetas multicanal con un volumen nominal inferior a 20 μ l solo si la incertidumbre expandida de medición en uso es inferior que $\frac{1}{4}$ del error sistemático máximo del objeto ensayado.

^e Para pipetas de un canal con un volumen nominal de menos de 2 μ l, se debe usar una balanza con repetibilidad mejor que los valores dados en la tabla para que la incertidumbre expandida de medición en uso sea menos que $\frac{1}{4}$ del error sistemático máximo del objeto ensayado.

Trabaja con (Additional Fee)

Microbalanza XA 5Y.M

Dimensiones de aparato



MY11



XA11



XA17



XA100