



# ALMIDÓN DE PATATA

## determinación del contenido de agua

El almidón es un polisacárido que actúa como material de reserva para las plantas, depositándose en forma de granos cuyo tamaño y forma dependen del tipo de planta. El proceso de producción de fécula de patata se inicia con la limpieza y lavado de las patatas, que luego se trituran y se diluyen con agua. El propósito de este proceso es descomponer y liberar los granos de almidón contenidos en la estructura de la papa. La pulpa de patata obtenida se deshidrata en el siguiente paso para obtener una fracción que contiene almidón y fibras sólidas. El almidón contenido en la fase sólida se limpia y concentra en el proceso de extracción y las fibras sólidas se eliminan mecánicamente. La etapa final de producción es la limpieza del almidón, la deshidratación mecánica y el secado. La cantidad de agua en el almidón de patata no debe exceder el 13 %, lo que se puede verificar de forma rápida y precisa con los analizadores de humedad Radwag MA R, MA X2, MA X7 y MA 5Y. La fécula de patata se utiliza en la industria alimentaria (espesante de salsas y sopas), la industria textil (unión de hilos, teñido), la industria del papel (unión de pulpa de papel), la industria química (adhesivos), la industria cosmética y farmacéutica (producción de polvos y talco). Por lo tanto, probar el contenido de agua es importante no solo para los procesos tecnológicos sino también para obtener un producto final de buena calidad.



La nota de aplicación contiene información básica relacionada con la validación del método de secado el almidón de patata utilizando analizadores de humedad de las series MA R, MA X2, MA X7 y MA 5Y fabricados por Radwag. La nota de aplicación puede ser la base para desarrollar su propia metodología de secado, teniendo en cuenta las características específicas del producto probado.



## Almidón de patata – determinación del contenido de agua

Método usando radiación IR

Centro de Certificación e Investigación en Metrología, Radwag, Polonia

Toruńska 5, 26-600 Radom, Polska +48 48 386 60 00, e-mail: [office@radwag.com](mailto:office@radwag.com), [www.radwag.com](http://www.radwag.com)

### TÉRMINOS

**EXACTITUD:** la determinación del contenido de agua/masa seca es la diferencia entre el resultado del contenido de agua/masa seca obtenido en el método del analizador de humedad y el resultado del contenido de agua/masa seca obtenido al secar la misma muestra utilizando el método de referencia.

**PRECISIÓN** – grado de conformidad entre los resultados de pruebas independientes obtenidos en condiciones establecidas. La medida de precisión es la desviación estándar de una serie de varias mediciones.

### MÉTODO DE REFERENCIA

Los parámetros del método de referencia generalmente se dan en estándares u otros documentos de la industria como los llamados guías. Si dichos documentos no están disponibles, se utiliza la temperatura de secado a la que no hay cambio en el color de la muestra analizada. Para la muestra ensayada se aplicaron las directrices dadas en la norma PN-EN ISO 712. Cereales en grano y productos a base de cereales. Determinación de la humedad. Método de referencia.

### PREPARACIÓN DE MUESTRA

Guarde las muestras en recipientes sellados antes de la prueba. Deben mezclarse antes de la prueba.

### ACCESORIOS

Secador de laboratorio, recipientes de pesaje de vidrio con tapa, balanza AS 220.X2, cucharilla de laboratorio.

### DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

Una muestra que pese aproximadamente 5 g en recipientes de vidrio para pesar sobre arena de cuarzo presecada. Determine el peso real de las muestras a analizar utilizando una balanza con una precisión de pesaje de 0,1 mg (AS 220.X2). Los recipientes de pesaje con la muestra y las tapas deben colocarse en un secador de laboratorio con temperatura controlada. Secar las muestras a 130°C durante 1.5 horas. Pasado este tiempo, retire los recipientes, colóquelos en un desecador para que se enfríen y luego pesarlos. Vuelva a colocar las muestras en el secador de laboratorio y séquelas durante 30 minutos. Enfriar las muestras de nuevo y pesarlas. Repita el proceso hasta que se obtenga un peso de muestra constante o se registre un aumento en el peso de la muestra después de un secado adicional.

### RESULTADOS

Nombre de la muestra	ALMIDÓN DE PATATA
Contenido de agua (%)	19.07
Desviación estándar (%)	0.01

## ALMIDÓN DE PATATA – PRUEBA DE CONTENIDO DE AGUA MEDIANTE ANALIZADOR DE HUMEDAD

Hay dos fenómenos en la prueba del contenido de agua usando un método de analizador de humedad (radiación IR): convección y radiación. El aumento de la temperatura de la muestra se produce desde las capas superiores hasta el fondo de la muestra. El gradiente de temperatura en la estructura de la muestra se minimiza optimizando el espesor de la muestra seca y la temperatura de secado. Una temperatura de secado demasiado alta puede provocar que la superficie de la muestra se quemara, lo que puede ser difícil de diagnosticar cuando el color de la muestra es oscuro.

### PREPARACIÓN DE MUESTRA

Guarde las muestras en recipientes sellados antes de la prueba. Deben mezclarse antes de la prueba.

### ACCESORIOS

Analizador de humedad MA R, MA X2, MA X7 o MA 5Y, cucharilla de laboratorio, platillos de aluminio desechables.

### DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

Establezca los parámetros de secado que se indican a continuación. Se coloca una muestra que pesa aproximadamente 5 g en una capa delgada sobre la superficie del platillo. Cerrar la cámara de secado – manual o automáticamente.

### PARÁMETROS DE SECADO / RESULTADOS

Nombre de la muestra	ALMIDÓN DE PATATA
Perfil del secado	Estándar
Temperatura del secado	120°C
Masa de muestra [g]	~ 5
Fin del análisis	Auto 2
Contenido de agua (%)	19.07
Desviación estándar (%)	0.03
Tiempo de análisis $\bar{x}$ (min)	8

### PRECISIÓN DEL MÉTODO MA R, MA X2, MA X7, MA 5Y

Nombre de la muestra	ALMIDÓN DE PATATA
Contenido de agua (%) Ref.	19.07 ± 0.01
Contenido de agua (%) MA	19.07 ± 0.03
Precisión del análisis (%)	0.00

### NOTA

El método descrito ha sido verificado por el Laboratorio de Investigación, sin embargo, los resultados presentados no tienen en cuenta los factores resultantes de la diversidad de la especificidad de las muestras analizadas, las habilidades personales de los operadores y la capacidad de medición utilizada por los usuarios del analizador de humedad. Por esta razón, Radwag no se hace responsable del uso de los parámetros de secado presentados, pero pueden usarse para desarrollar su propia metodología de secado.

