


USB Free Link

COMUNICACIÓN DIRECTA BALANZA-PC
NO SE NECESITAN PROGRAMAS ADICIONALES

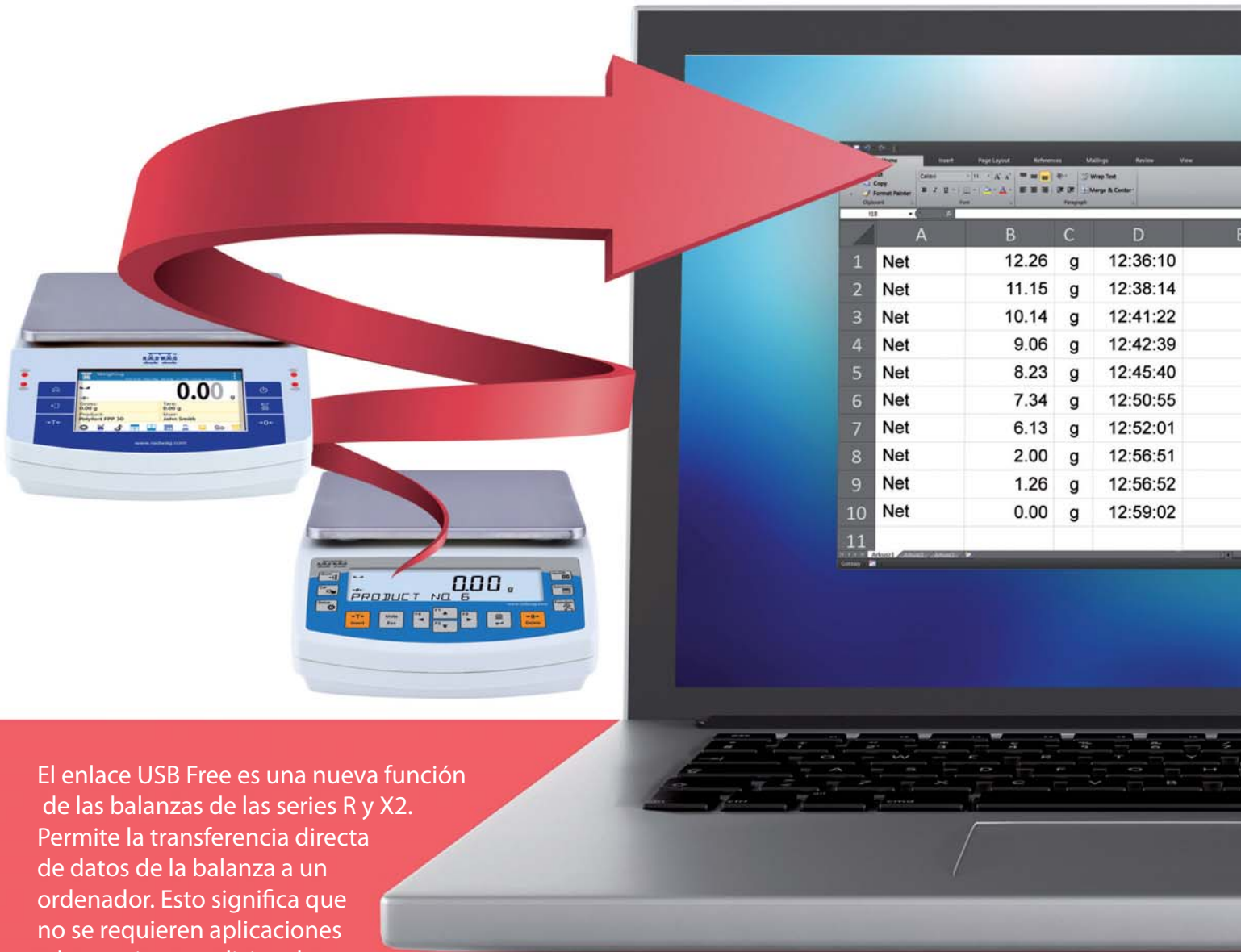

El enlace USB Free es una nueva función de las balanzas de las series R y X2. Permite la transferencia directa de datos de la balanza a un ordenador. Esto significa que no se requieren aplicaciones o herramientas adicionales.


Todo lo que necesita hacer es simplemente conectar la balanza y el ordenador mediante un cable USB.

Con el enlace USB Free, los datos se transfieren automáticamente a una aplicación informática actualmente operada (por ejemplo, Word, Excel, Bloc de notas, etc.) al pulsar cualquier tecla de balanza (por ejemplo, Enter - printout, F1 - header y F3 - footer). El formato de texto transferido permanece sin cambios.



RADWAG BALANZAS ELECTRÓNICAS
TECNOLOGÍA DE PESAJE AVANZADA


Transferencia de datos a una aplicación actualmente operada

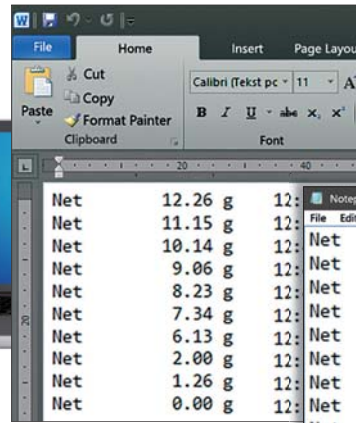

Transferencia automática de datos a MS Excel, Open Office Calc y otros programas de hojas de cálculo.

Net	Weight	Time
Net	12.26 g	12:36:10
Net	11.15 g	12:38:14
Net	10.14 g	12:41:22
Net	9.06 g	12:42:39
Net	8.23 g	12:45:40
Net	7.34 g	12:50:55
Net	6.13 g	12:52:01
Net	2.00 g	12:56:51
Net	1.26 g	12:56:52
Net	0.00 g	12:59:02

Transferencia de datos a una hoja de cálculo

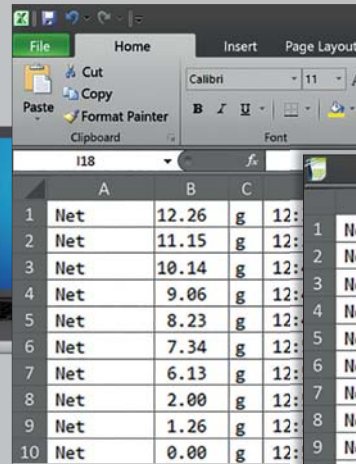

Transferencia automática de datos a MS Excel, Open Office Calc y otros programas de hojas de cálculo.

	A	B	C	D
1	Net	12.26 g	12:36:10	
2	Net	11.15 g	12:38:14	
3	Net	10.14 g	12:41:22	
4	Net	9.06 g	12:42:39	
5	Net	8.23 g	12:45:40	
6	Net	7.34 g	12:50:55	
7	Net	6.13 g	12:52:01	
8	Net	2.00 g	12:56:51	
9	Net	1.26 g	12:56:52	
10	Net	0.00 g	12:59:02	

Transferencia de datos a archivos CSV y TXT



Importación los datos en cualquier hoja de cálculo.