



Alibi Reader

Application d'exportation et de lecture des données enregistrées dans la mémoire




Installation

Décompressez le fichier ZIP téléchargé.

Exécutez le fichier EXE décompressé pour l'installation.

Sélectionnez la langue d'installation et cliquez sur OK. Suivez ensuite les instructions.

Après l'installation, un raccourci vers le programme sera créé dans le menu Démarrer.

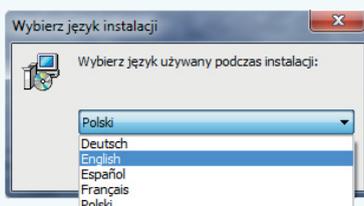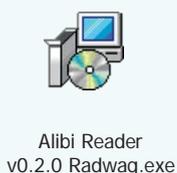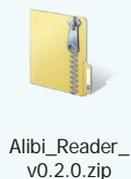

Exportation de la mémoire Alibi

Placez la clé USB dans la prise USB de la balance



Les informations suivantes seront affichées à l'écran:



Appuyez sur la touche F2 de la balance.

Les informations sur l'exportation du fichier seront affichées à l'écran:

Appuyez sur la touche F2 de la balance, pour confirmer l'exportation du fichier.

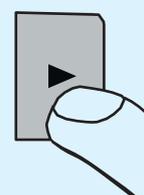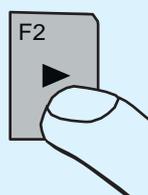



Alibi Reader

Application d'exportation et de lecture des données enregistrées dans la


Lecture de la mémoire Alibi

Placez la clé USB (avec les données de balance) dans le port USB de l'ordinateur.

Lancez Alibi Reader.
Sélectionnez le fichier *.ALI (à partir du lecteur flash) à lire.



Alibi Reader

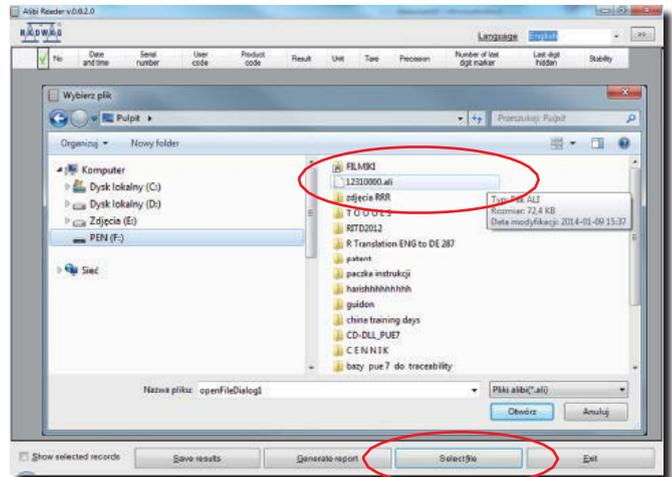

Vous pouvez consulter les enregistrements de toutes les pesées stockées dans la mémoire Alibi de poids.

No	Date and time	Serial number	User code	Product code	Result	Unit	Tare	Procession	Number of last digit marker	Last digit hidden	Stability	
1111	2014.01.03 12:18:18	12310000		U48D4	13.1048	kg	0.0000	4	0	No	No	
1112	2014.01.03 12:18:18	12310000		U48D4	17.1281	kg	0.0000	4	0	No	No	
1113	2014.01.03 12:18:18	12310000		U48D4	17.1273	kg	0.0000	4	0	No	No	
1114	2014.01.03 12:18:18	12310000		U48D4	17.1273	kg	0.0000	4	0	No	Yes	
1115	2014.01.03 12:18:20	12310000		U48D4	17.1273	kg	0.0000	4	0	No	Yes	
1116	2014.01.03 12:19:20	12310000		U48D4	5.5885	kg	0.0000	4	0	No	Yes	
1117	2014.01.03 12:19:20	12310000		U48D4	5.5885	kg	0.0000	4	0	No	Yes	
1118	2014.01.03 12:21:08	12310000		T80E	U48D4	199.78	g	0.00	2	0	No	No
1119	2014.01.03 12:21:08	12310000		T80E	U48D4	199.78	g	0.00	2	0	No	No
1120	2014.01.03 12:21:08	12310000		T80E	U48D4	199.78	g	0.00	2	0	No	No
1121	2014.01.03 12:21:10	12310000		T80E	U48D4	199.78	g	0.00	2	0	No	No
1122	2014.01.03 12:21:13	12310000		T80E	U48D4	0.19878	kg	0.00000	5	0	No	Yes
1123	2014.01.03 12:21:12	12310000		T80E	U48D4	0.19878	kg	0.00000	5	0	No	Yes
1124	2014.01.03 12:21:13	12310000		T80E	U48D4	0.19878	kg	0.00000	5	0	No	No
1125	2014.01.03 12:21:13	12310000		T80E	U48D4	0.19878	kg	0.00000	5	0	No	No
1126	2014.01.03 12:21:13	12310000		T80E	U48D4	0.19878	kg	0.00000	5	0	No	Yes
1127	2014.01.03 12:21:13	12310000		T80E	U48D4	0.19878	kg	0.00000	5	0	No	Yes

Rapport

Capacités du lecteur Alibi:
- sélection des pesées pour l'export,
- impression de données,
- générer des rapports au format PDF ou CSV (Excel).



2013-11-25 16:39:08
File ALIBI - 35387700.ali

SN	Id	Date time	Unit	NDH	HLD	POI	STAB	Mass	Tare	Artib
35387700	1	23.09.2013 13:58:55	g	0	NO	2	YES	0.00	0.00	
35387700	2	23.09.2013 14:24:14	g	0	NO	2	YES	0.00	0.00	
35387700	3	23.09.2013 14:24:25	g	0	NO	2	YES	0.00	0.00	

Aperçu du fichier PDF

2013-11-25 16:34:33
File ALIBI - 35387700.ali

SN	Id	Date time	Unit	NDH	HLD	POI	STAB	Mass	Tare	Article	User
35387700	1	23.09.2013 13:58:55	g	0	NC	2	YES	0,00	0,00		
35387700	2	23.09.2013 14:24:14	g	0	NC	2	YES	0,00	0,00		
35387700	3	23.09.2013 14:24:25	g	0	NC	2	YES	0,00	0,00		
35387700	4	23.09.2013 14:25:07	g	0	NC	2	YES	0,00	0,00		
35387700	5	27.09.2013 09:48:12	g	0	NC	2	YES	0,00	0,00		
35387700	6	27.09.2013 09:48:13	g	0	NC	2	YES	0,00	0,00		
35387700	7	27.09.2013 09:48:14	g	0	NC	2	YES	0,00	0,00		
35387700	8	27.09.2013 09:48:34	g	0	NC	2	YES	0,00	0,00		

Aperçu du fichier CSV dans Ms Excel