




Alibi Reader

Aplikacja do eksportu i odczytu danych zapisanych w pamięci Alibi wagi

Instalacja


Rozpakuj pobrany plik ZIP.

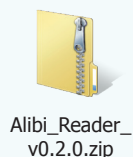

Uruchom rozpakowany plik EXE w celu instalacji.



Wybierz język instalacji i kliknij OK. Następnie postępuj według instrukcji.

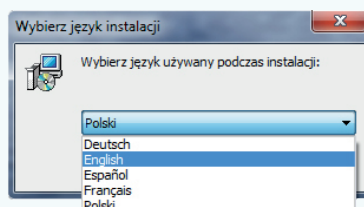


Po instalacji zostanie utworzony skrót do programu w Menu Start



Eksport pamięci Alibi


Umieść pendrive w gnieździe USB wagi.

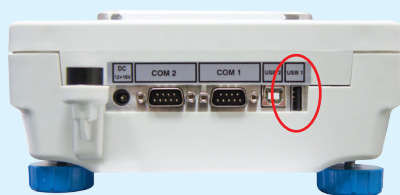


Na ekranie wyświetlona zostanie następująca informacja:




Naciśnij przycisk F2 na wadze.

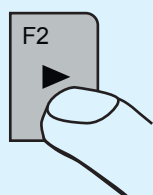

Na ekranie wyświetlona zostanie informacja o eksporcie pliku:

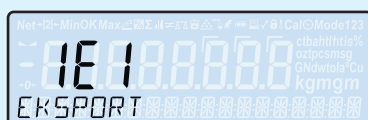


Naciśnij przycisk F2 na wadze, aby potwierdzić eksport pliku.

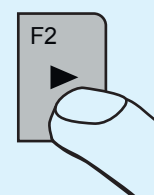


Odczyt Pamięci Alibi

Umieść pendrive (z danymi wagi) w gnieździe USB komputera.

Uruchom program Alibi Reader. Wybierz plik *.ALI (z pendrive), który ma być odczytany.

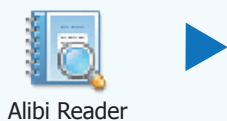

Alibi Reader

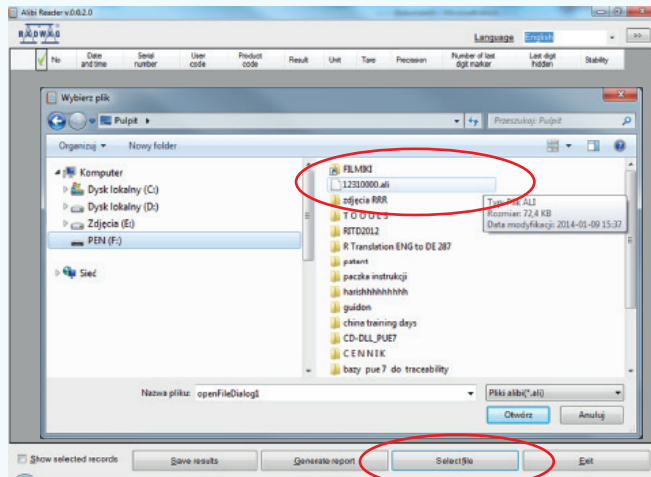

Możesz przejrzeć zapisy wszystkich ważeń zapisanych w pamięci Alibi wagi.

No	Date and time	Serial number	User code	Product code	Result	Unit	Tare	Precision	Number of last digit marker	Last digit hidden	Stability
1111	2014.01.03 12:19:19	12310000		U48D4	13.1948	kg	0.0000	4	0	No	No
1112	2014.01.03 12:19:19	12310000		U48D4	11.8291	kg	0.0000	4	0	No	No
1113	2014.01.03 12:19:19	12310000		U48D4	17.1273	kg	0.0000	4	0	No	No
1114	2014.01.03 12:19:19	12310000		U48D4	17.1273	kg	0.0000	4	0	No	Yes
1115	2014.01.03 12:19:20	12310000		U48D4	17.1273	kg	0.0000	4	0	No	Yes
1116	2014.01.03 12:19:20	12310000		U48D4	9.5885	kg	0.0000	4	0	No	Yes
1117	2014.01.03 12:19:20	12310000		U48D4	9.5885	kg	0.0000	4	0	No	Yes
1128	2014.01.03 12:21:09	12310000	T8GE	U48D4	199.73	g	0.00	2	0	No	No
1129	2014.01.03 12:21:09	12310000	T8GE	U48D4	199.76	g	0.00	2	0	No	No
1130	2014.01.03 12:21:09	12310000	T8GE	U48D4	199.71	g	0.00	2	0	No	No
1131	2014.01.03 12:21:10	12310000	T8GE	U48D4	199.74	g	0.00	2	0	No	No
1132	2014.01.03 12:21:12	12310000	T8GE	U48D4	0.19876	kg	0.000000	5	0	No	Yes
1133	2014.01.03 12:21:12	12310000	T8GE	U48D4	0.19876	kg	0.000000	5	0	No	No
1134	2014.01.03 12:21:13	12310000	T8GE	U48D4	0.19876	kg	0.000000	5	0	No	No
1135	2014.01.03 12:21:13	12310000	T8GE	U48D4	0.19876	kg	0.000000	5	0	No	No
1136	2014.01.03 12:21:13	12310000	T8GE	U48D4	0.19876	kg	0.000000	5	0	No	Yes

Raport

Możliwości programu Alibi Reader:

- wybór ważeń do eksportu,
- drukowanie danych,
- generowanie raportów w formacie PDF lub CSV (Excel).



2013-11-25 16:39:08
File ALIBI - 35387700.ali

SN	Id	Date time	Unit	NDH	HLD	POI	STAB	Mass	Tare	Artib
35387700	1	23.09.2013 13:58:55	g	0	NO	2	YES	0.00	0.00	
35387700	2	23.09.2013 14:24:14	g	0	NO	2	YES	0.00	0.00	
35387700	3	23.09.2013 14:24:25	g	0	NO	2	YES	0.00	0.00	

Podgląd pliku PDF

2013-11-25 16:34:33
File ALIBI - 35387700.ali

SN	Id	Date time	Unit	NDH	HLD	POI	STAB	Mass	Tare	Article	User
35387700	1	23.09.2013 13:58:55	g	0	NO	2	YES	0.00	0.00		
35387700	2	23.09.2013 14:24:14	g	0	NO	2	YES	0.00	0.00		
35387700	3	23.09.2013 14:24:25	g	0	NO	2	YES	0.00	0.00		
35387700	4	23.09.2013 14:25:07	g	0	NO	2	YES	0.00	0.00		
35387700	5	27.09.2013 09:48:12	g	0	NO	2	YES	0.00	0.00		
35387700	6	27.09.2013 09:48:13	g	0	NO	2	YES	0.00	0.00		
35387700	7	27.09.2013 09:48:14	g	0	NO	2	YES	0.00	0.00		
35387700	8	27.09.2013 09:48:34	g	0	NO	2	YES	0.00	0.00		

Podgląd pliku CSV w programie Ms Excel