


SKRÓCONA INSTRUKCJA




IMMB-06-01-08-15

MONTAŻU STOŁU ANTYWIBRACYJNEGO

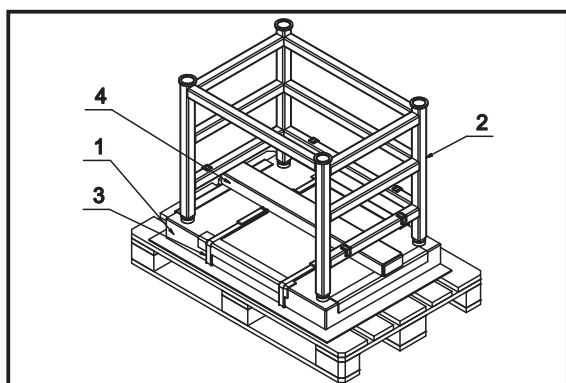

Wykaz elementów wchodzących w skład stołu:


1. Płyta granitowa.
2. Konstrukcja stołu (z zamontowanymi nóżkami).
3. Zawiesia pasowe (do transportu płyty kamiennej).
4. Pudełko (w pudełku umieszczone są drążki -2 szt. służące do przeniesienia płyty granitowej i wibroizolatory -4 szt.).

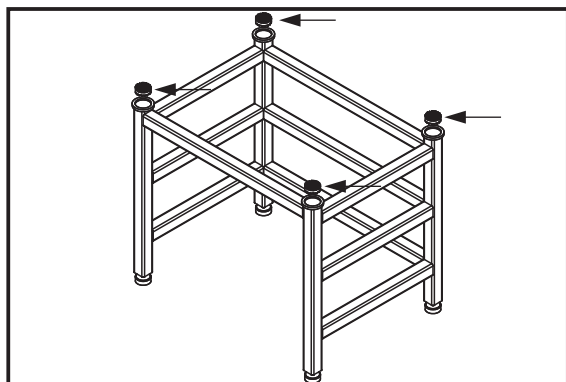

Zdjąć opakowanie kartonowe, jeśli jest stosowane, pozostałe folie, tektury oraz pasy mocujące konstrukcję i blat granitowy do palety.


Konstrukcję stołu ustawić w docelowym miejscu.

W okrągłych gniazdach umieścić wibroizolatory.

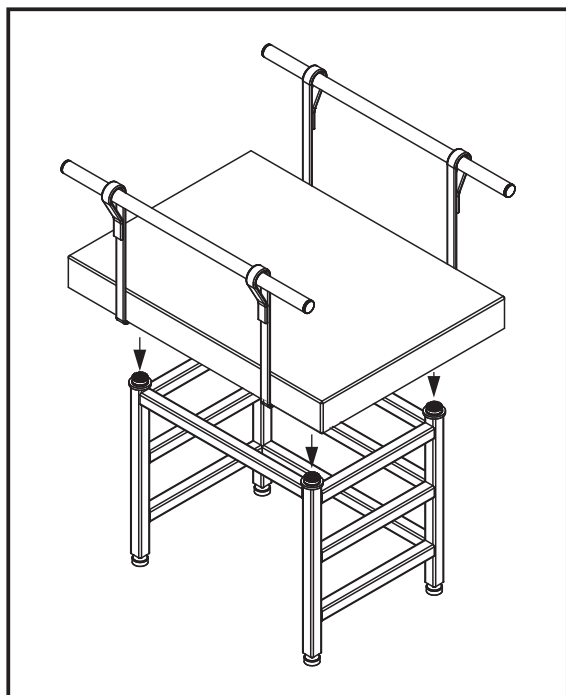

Drążki transportowe umieścić w zawieszach pasowych zgodnie z rysunkiem.

Ustawić płytę granitową na konstrukcji stołu.

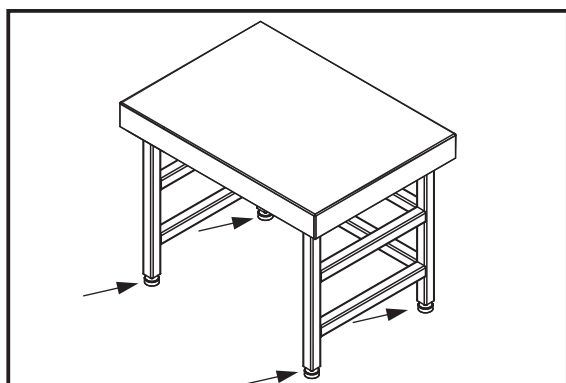

Wyregulować poziom stołu za pomocą nóżek.

Na tak przygotowanym stole można ustawić wagi.