

USB Free Link

**COMMUNICATION DIRECTE
BALANCE-ORDINATEUR SANS APPLICATION
DE LOGICIELS SUPPLÉMENTAIRES**




USB Lien Gratuit, c'est la nouvelle fonctionnalité des balances de séries R et X2 qui rend possible la transmission de données de la balance à un ordinateur. Le transfert de données se déroule de façon directe et n'exige aucun outils ni applications externes – il suffit de connecter la balance à un ordinateur à l'aide du câble USB.

Grâce à USB Lien Gratuit, après la pression d'une touche convenable de balance (p.ex. Enter –impression, F1 – l'en-tête, F3 – le pied de page) les données sont transmises automatiquement à n'importe quelle application d'ordinateur (p.ex. Word, Excel, Carnet, etc.) avec le maintien du formatage de texte.



RADWAG®
RADWAG LES BALANCES ÉLECTRONIQUES
LES TECHNOLOGIES AVANCÉES DE BALANCE


Transmission de données pour l'application active

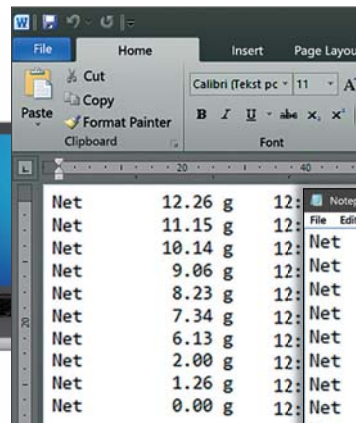

Le transfert automatique de données aux logiciels Carnet, Word ou à d'autres applications pour l'édition de texte.

Net	12.26 g	12:36:10
Net	11.15 g	12:38:14
Net	10.14 g	12:41:22
Net	9.06 g	12:42:39
Net	8.23 g	12:45:40
Net	7.34 g	12:50:55
Net	6.13 g	12:52:01
Net	2.00 g	12:56:51
Net	1.26 g	12:56:52
Net	0.00 g	12:59:02

Transmission de données au tableur

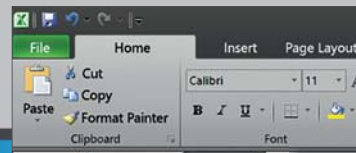

Transmission automatique de données aux logiciels Excel, OpenOffice Calc ou à d'autres tableurs.

	A	B	C	D
1	Net	12.26 g	12:36:10	
2	Net	11.15 g	12:38:14	
3	Net	10.14 g	12:41:22	
4	Net	9.06 g	12:42:39	
5	Net	8.23 g	12:45:40	
6	Net	7.34 g	12:50:55	
7	Net	6.13 g	12:52:01	
8	Net	2.00 g	12:56:51	
9	Net	1.26 g	12:56:52	
10	Net	0.00 g	12:59:02	

Transmission de données au fichier CSV et TXT



Importation de données à n'importe quel tableur.

