




IMMB-08-01-09-20-PL

Szybki start

Wagi Precyzyjne

- WTC


Aby wyświetlić pełną instrukcję obsługi, przejdź do strony internetowej lub zeskanuj kod QR:

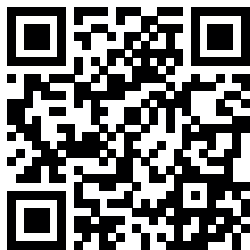

radwag.com/pl/manuals/13808

1. ZAWARTOŚĆ

Dla modeli: WTC (d=0,001g)

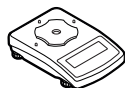

Waga
x1



Ośłona szalki
x1



Szalka
x1



Zasilacz sieciowy*
x1

Dla modeli: WTC (d=0,1g)



Waga
x1



Ośłona szalki
x1




Szalka
x1



Zasilacz sieciowy*
x1


**Rodzaj wtyczki może się różnić w zależności od kraju.*

2. ROZPAKOWANIE

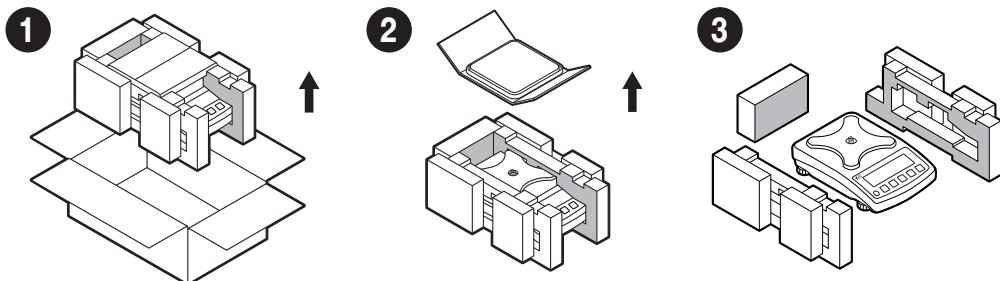


Zachowaj opakowanie do celów gwarancyjnych i serwisowych.

3. ZALECENIA I OSTRZEŻENIA

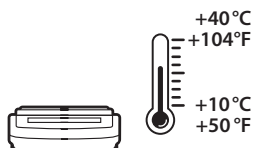


Urządzenie należy użytkować w pomieszczeniach o temperaturze powietrza: 10–40 °C (50–104 °F) i optymalnej wilgotności względnej poniżej 80%. Ewentualne zmiany temperatury powinny następować stopniowo i bardzo powoli.


Waga powinna być ustawiona na stabilnym stole lub konsoli ściennej. Dla osiągnięcia najbardziej stabilnych i powtarzalnych wyników zaleca się użycie stołu antywibracyjnego.

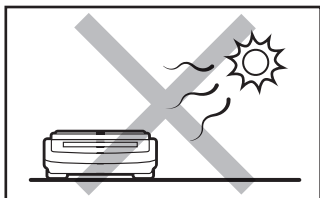


Używaj wagi z dala od źródeł ciepła. Nie wystawiaj jej na działanie promieni słonecznych.

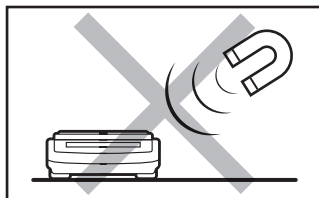


Nie wystawiaj urządzenia na działanie pola magnetycznego. Nie odważaj substancji magnetycznych.

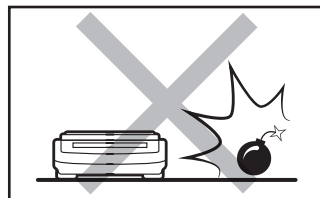


Nie używaj w miejscu zagrożonym wybuchem. Nie odważaj materiałów wybuchowych i łatwopalnych.

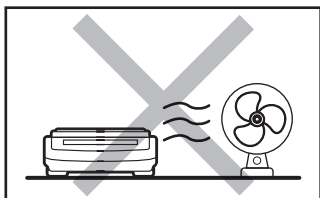

Unikaj podmuchów i ruchu powietrza w miejscu eksploatacji wagi.

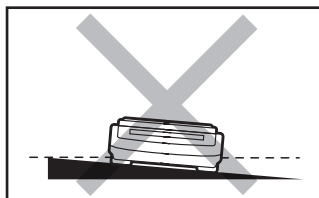


Nie używaj wagi na nierównym lub niewypoziomowanym podłożu.

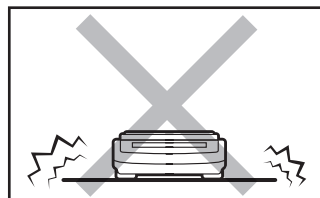

Nie używaj w miejscach niestabilnych, narażonych na wstrząsy i wibracje.

4. CZYNNOŚCI WSTĘPNE

4.1. Kontrola sprężyny uziemiającej

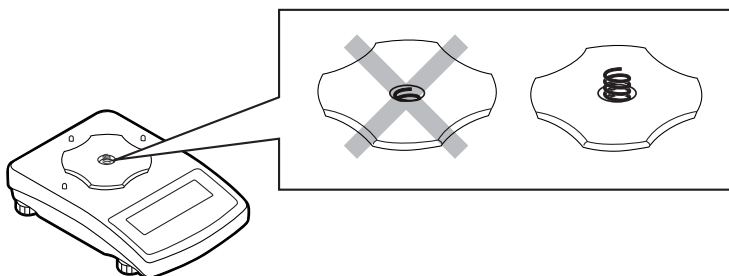


Sprawdź czy sprężyna uziemiająca jest odpowiednio umiejscowiona.


Upewnij się, że sprężyna uziemiająca wystaje lekko z otworu.

5. MONTAŻ ELEMENTÓW WAGI

Dla modeli: WTC ($d=0,001g$)

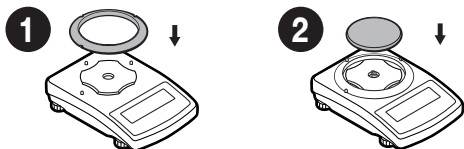


Dla modeli: WTC ($d=0,01g$; $d=01g$)

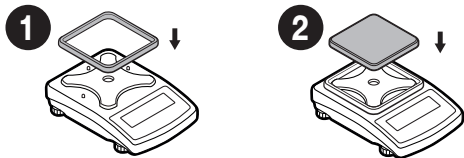


6. PRZYGOTOWANIE WAGI DO PRACY


6.1. Stabilizacja temperatury wagi

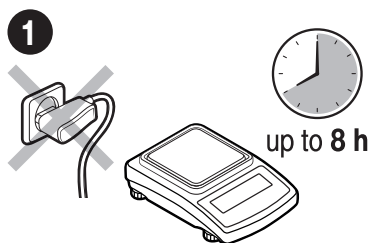

Nie podłączaj wagi aż do osiągnięcia temperatury pokojowej (orientacyjny czas stabilizacji: do 8 godzin).

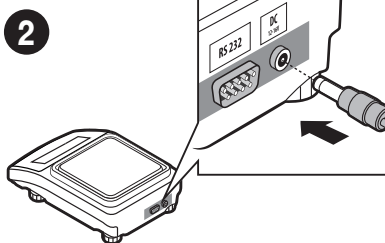


Podłącz przewód zasilacza do gniazda DC z tyłu wagi.

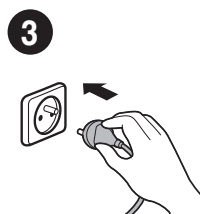


Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego.

6.2. Poziomowanie wagi

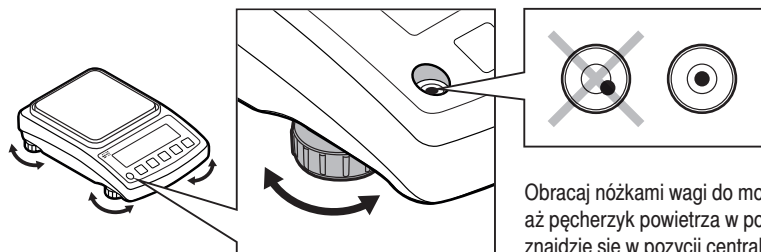

Obracaj nóżkami wagi do momentu, aż pęcherzyk powietrza w poziomicy znajdzie się w pozycji centralnej.

6.3. Włączenie wagi

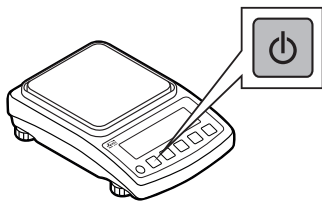


Twoja waga jest gotowa do użycia!

Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk ON / OFF.

7. Klawiatura i ekran

7.1. Klawiatura

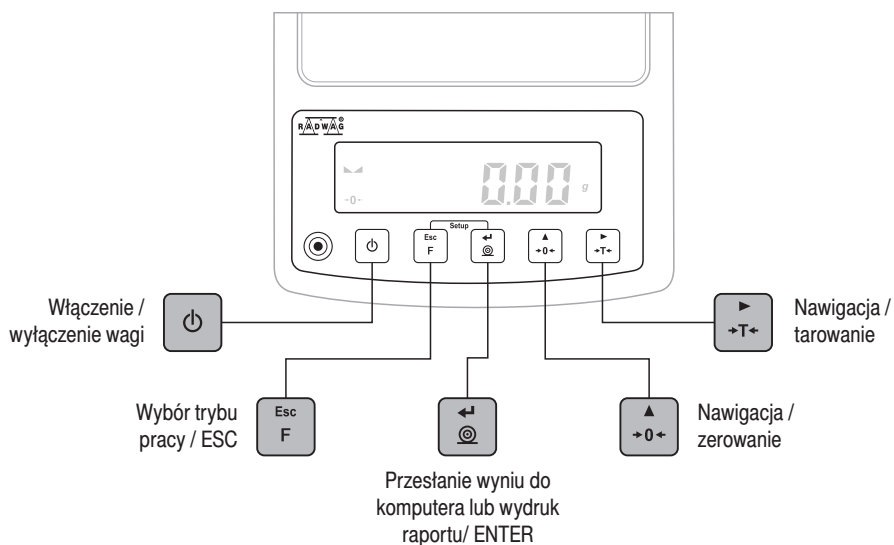

7.2. Ekran główny



8. OPERACJE PODSTAWOWE


8.1. Adiustacja

Adiustacja zewnętrzna wykonywana jest za pomocą wzorca o odpowiedniej dokładności i masie zależnej od typu i udźwigu wagi.




Przed rozpoczęciem procesu adiustacji musisz zaopatrzyć się w odpowiedni wzorec masy. Zaleca się użycie wzorca klasy F1 lub F2. Z tabeli obok wybierz wzorec odpowiedni dla Twojej wagi.


Model wagi	Wzorec masy [g]
WTC 200	200
WTC 600	500
WTC 2000	2 000
WTC 3000	2 000

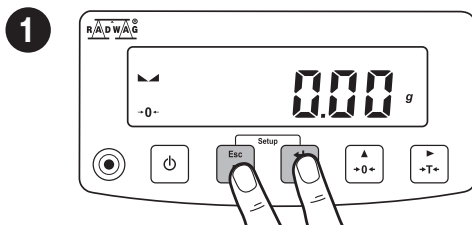


Jednocześnie naciśnij przyciski + , aby przejść do ekranu głównego.

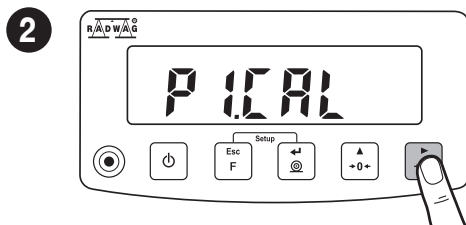


Gdy parametr „P1.CAL” jest włączony, naciśnij przycisk .

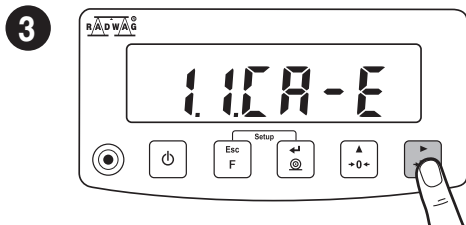


Gdy parametr „1.1.CA-E” jest włączony, naciśnij przycisk .

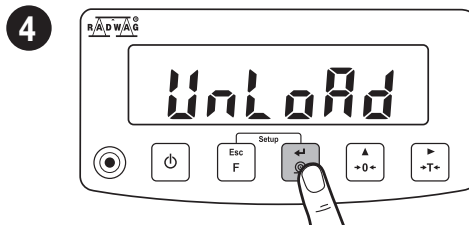


Przy nieobciążonej szalce naciśnij przycisk .

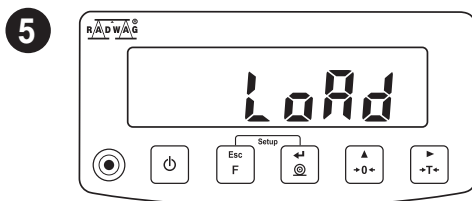


Przygotuj odpowiedni wzorec masy.

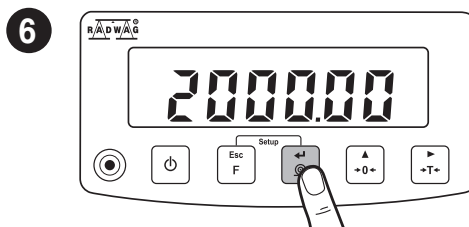

Postaw wzorec masy na szalce i naciśnij przycisk .

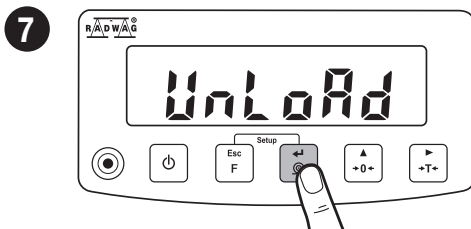


Zdejmij wzorec masy z szalki.

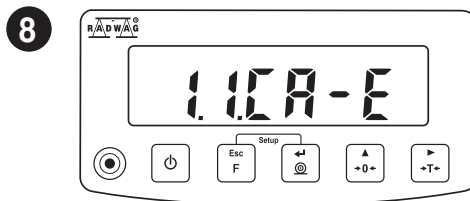


Adjustacja zakończona.

8.2. Zeroing

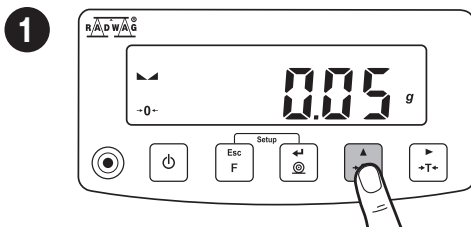


Upewnij się, że szalka jest pusta i naciśnij przycisk  .

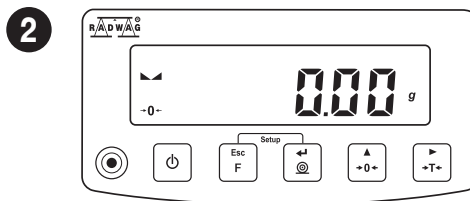


Waga została wyzerowana.

8.3. Tarowanie

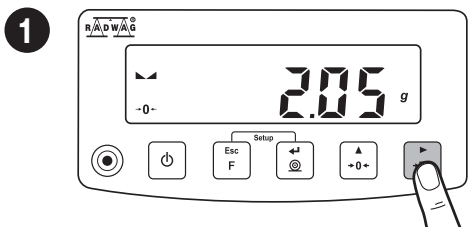


Przy obciążonej szalce: po uzyskaniu stabilnego wyniku naciśnij przycisk  .

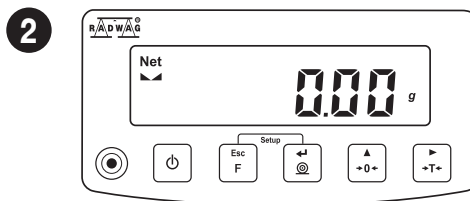


Waga została wytarowana.


8.4. Dostępność trybów pracy

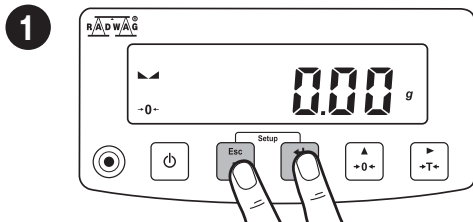


Jednocześnie naciśnij przyciski + , aby przejść do ekranu głównego.

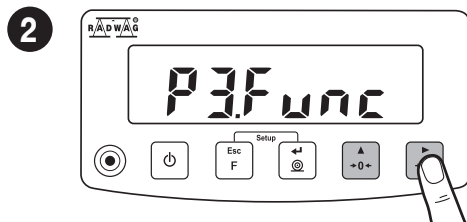


Za pomocą przycisku wybierz parametr „P3.Func” i naciśnij przycisk .

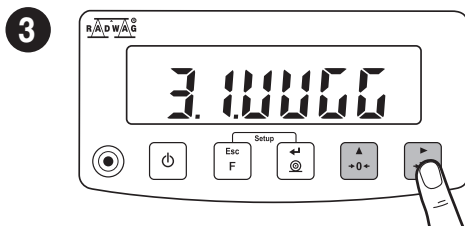

Gdy parametr „3.1.UUGG” jest włączony, naciśnij przycisk .

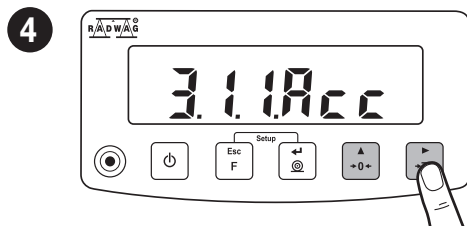

Za pomocą przycisku wybierz parametr „3.1.1.Acc” i naciśnij przycisk .

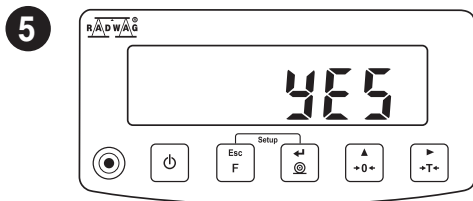


Za pomocą przycisku wybierz „YES” i naciśnij przycisk aby zapisać ustawienia.




Postępując zgodnie z powyższą procedurą, możesz skonfigurować inne tryby pracy.

8.5. Tryby pracy

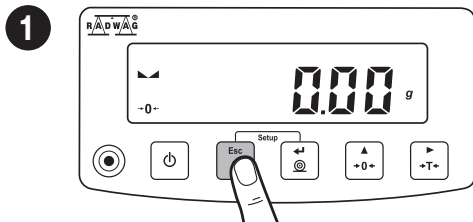

Za pomocą przycisku  wejdź do menu.

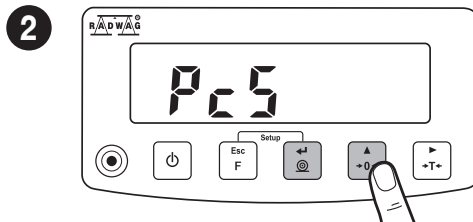

Za pomocą przycisku  wybierz tryb pracy i naciśnij  by potwierdzić.

Tryby pracy dostępne w menu:

- Ważenie
- Liczenie sztuk
- Kontrola +/-
- Odchytki procentowe
- Zatrask max
- Sumowanie wżeń




Szczegółowy przegląd ustawień trybów pracy znajduje się w pełnej instrukcji obsługi wagi.


8.6. Wybór jednostek




Gdy jednostką główną jest g (gram), użytkownik ma do dyspozycji następujące jednostki: g (gram), ct (karat), lb (funt). *

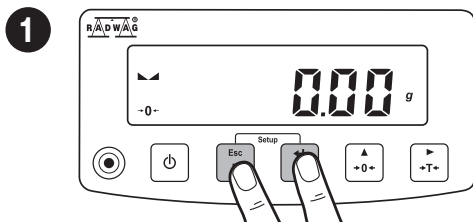


Jednocześnie naciśnij przyciski  + , aby przejść do ekranu głównego.

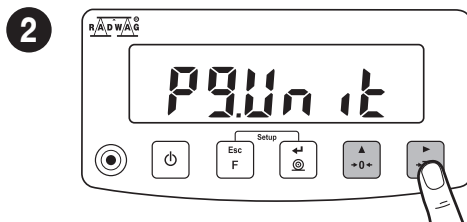

Za pomocą przycisku  wybierz parametr "P9.Uni" i naciśnij przycisk .

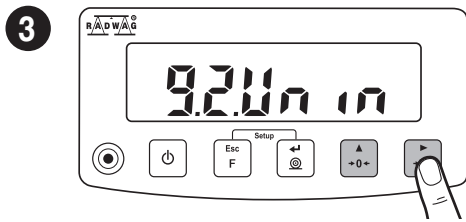


Za pomocą przycisku  wybierz parametr "9.2.Unin" i naciśnij przycisk .

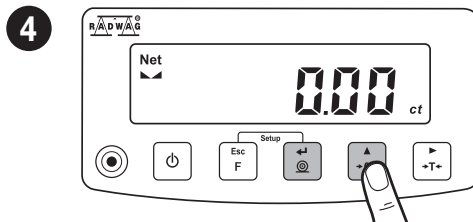

Za pomocą przycisku  wybierz jednostkę masy i naciśnij  by potwierdzić.


* Jednostka funt (lb) niedostępna dla wag legalizowanych.

9. PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

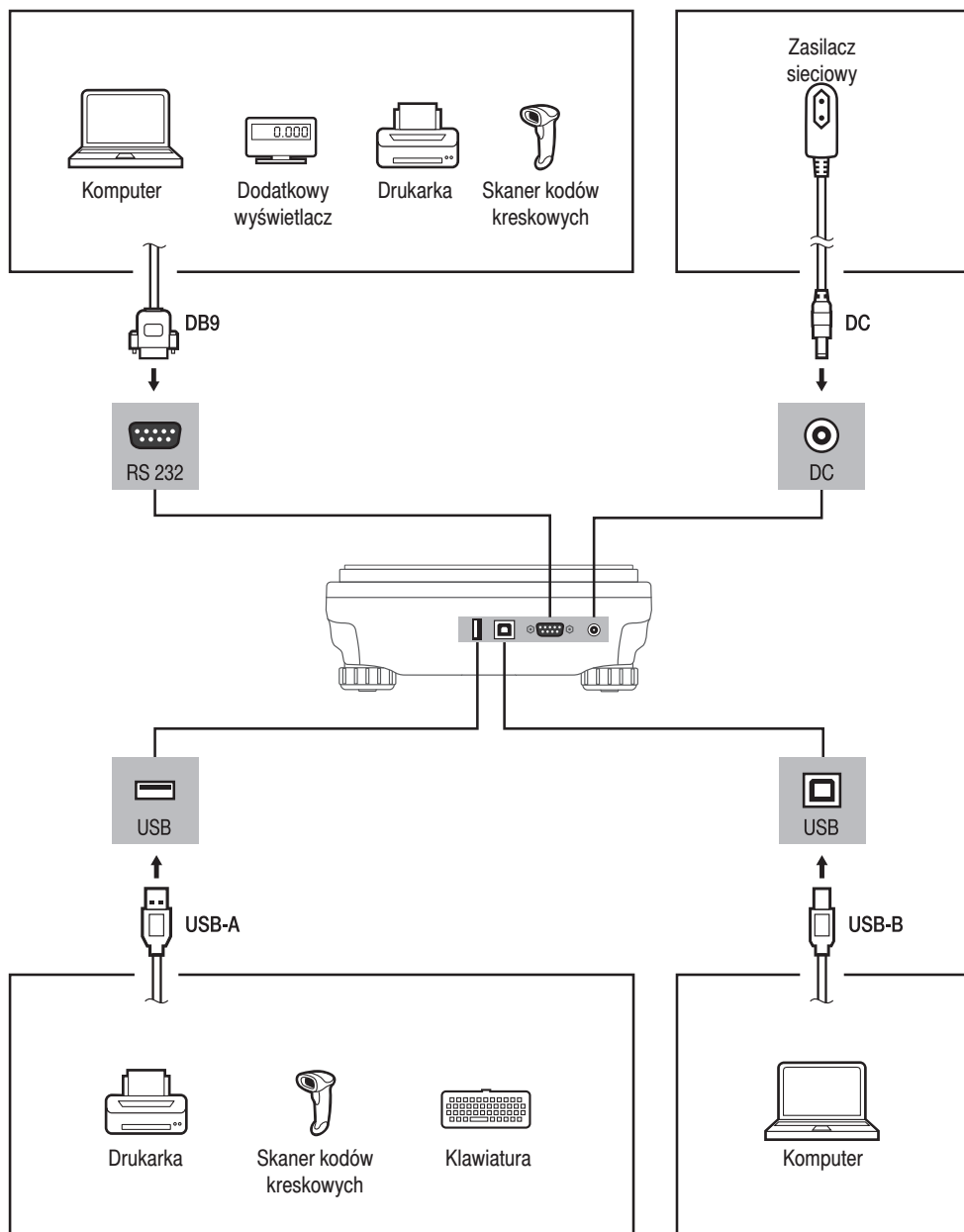


10. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


10.1. Zalecenia i ostrzeżenia

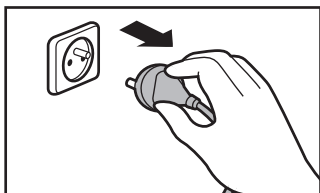

Przed rozpoczęciem czyszczenia koniecznie odłącz wagę od źródła zasilania! Wyjmij wtyczkę z gniazda elektrycznego i odłącz wszystkie inne przewody podłączone do wagi.

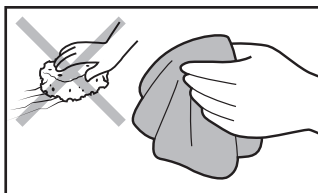

Do czyszczenia stosuj wyłącznie miękkie ściereczki z mikrowłókien, włókien naturalnych lub sztucznych. Nie używaj ściereczek o ostrej strukturze ani żadnych materiałów mogących zarysować powierzchnię!

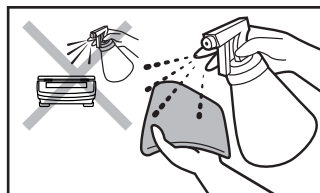

Środek czyszczący nаноs najpierw na ściereczkę. Nigdy nie aplikuj środka czyszczącego bezpośrednio na urządzenie!



Nie używaj agresywnych środków czyszczących (np. rozpuszczalników, preparatów zawierających chlor, substancje żrące i wybielacze).



Nie używaj środków czyszczących zawierających substancje o ostrej strukturze oraz preparatów przeznaczonych do szorowania.



Uważaj, żeby do układu wagowego (do wnętrza urządzenia) nie dostał się żaden pył ani ciecz.

10.2. Wskazówki dotyczące czyszczenia urządzenia

- **SZYBY I ELEMENTY SZKLANE** możesz wyczyścić, używając płynu do mycia szyb.
- **SZALKĘ ORAZ ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ I ALUMINIUM** możesz wyczyścić ściereczką lekko zwilżoną łagodnym roztworem wody i delikatnego środka czyszczącego (np. mydła lub płynu do mycia naczyń).
- **GŁOWICĘ ODCZYTOWĄ ORAZ OBUDOWĘ WAGI** możesz wyczyścić ściereczką lekko zwilżoną łagodnym roztworem wody i delikatnego środka czyszczącego (np. mydła lub płynu do mycia naczyń).
- Suche resztki próbek możesz usunąć za pomocą pędzla lub małego ręcznego odkurzacza.
- Wyczyszczone elementy możesz osuszyć miękką, suchą ściereczką lub użyć bezpyłowego papierowego ręcznika, aby wchłonął pozostałą wilgoć.
- Zamontuj wszystkie elementy urządzenia dopiero po ich całkowitym wysuszeniu.



www.radwag.pl