




IMMB-09-01-09-20-PL

Szybki start

Wagi Precyzyjne

- PM C32


Aby wyświetlić pełną instrukcję obsługi, przejdź do strony internetowej lub zeskanuj kod QR:

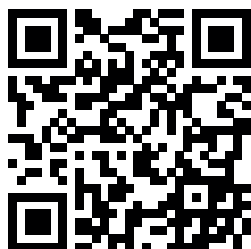


radwag.com/pl/manuals/3670

1. ZAWARTOŚĆ

Dla modeli: **PM C32** (max ≤ 15 kg)

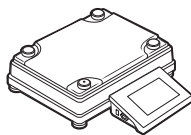

Waga precyzyjna
x1

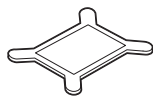


Szalka
x1




Zasilacz sieciowy*
x1

Dla modeli: **PM C32** (max: 25-50 kg)

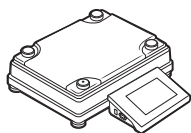

Waga precyzyjna
x1

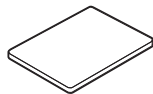


Szalka
x1



Zasilacz sieciowy*
x1

Dla modeli: **PM 60.1.C32** (max ≥ 60 kg)

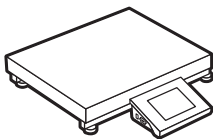

Waga precyzyjna
z szalką
x1






Zasilacz sieciowy*
x1

**Rodzaj wtyczki może się różnić w zależności od kraju.*


2. ROZPAKOWANIE

Dla modeli: **PM** (max: 10-50 kg)

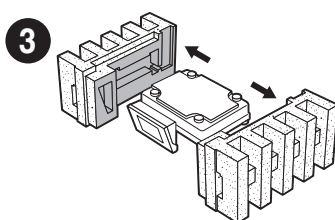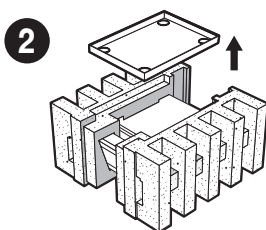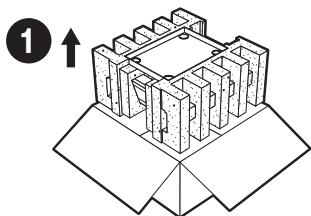


Dla modeli: PM C32 (max ≥ 60 kg)


1

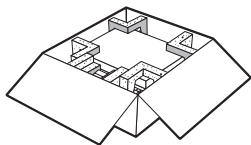

2

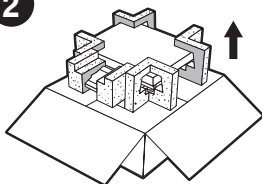


3

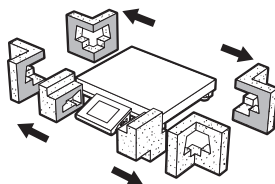


Zachowaj opakowanie do celów gwarancyjnych i serwisowych.

3. ZALECENIA I OSTRZEŻENIA

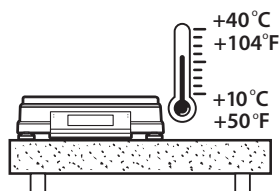


Urządzenie należy użytkować w pomieszczeniach niezapylnych o temperaturze powietrza: 10–40 °C (50–104 °F) i optymalnej wilgotności względnej poniżej 80%. Ewentualne zmiany temperatury powinny następować stopniowo i bardzo powoli.


Waga powinna być ustawiona na stabilnym stole lub konsoli ściiennej. Dla osiągnięcia najbardziej stabilnych i powtarzalnych wyników zaleca się użycie stołu antywibracyjnego.

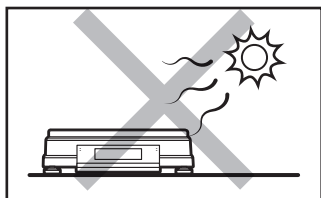


Używaj wagi z dala od źródeł ciepła. Nie wystawiaj jej na działanie promieni słonecznych.

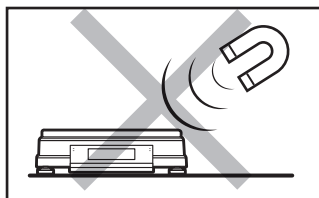


Nie wystawiaj urządzenia na działanie pola magnetycznego. Nie odważaj substancji magnetycznych.

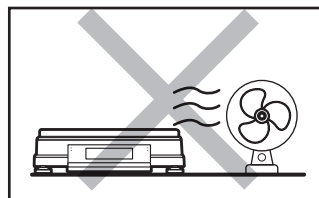


Unikaj podmuchów i ruchu powietrza w miejscu eksploatacji wagi.

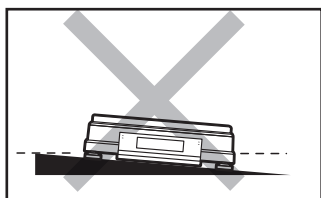

Nie używaj wagi na nierównym lub niewypoziomowanym podłożu.

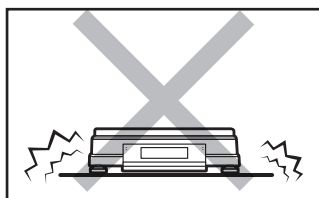

Nie używaj w miejscach niestabilnych, narażonych na wstrząsy i wibracje.

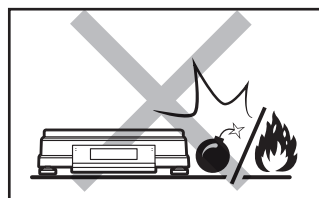


Nie używaj w miejscu zagrożonym wybuchem. Nie odważaj materiałów wybuchowych i łatwopalnych.

4. CZYNNOŚCI WSTĘPNE


4.1. Usunięcie blokad transportowych

Dla modeli: **PM C32** (tylko max = 60 kg)

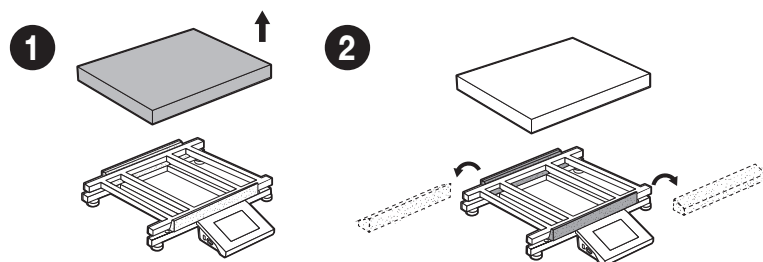

4.2. Kontrola sprężyny uziemiającej

Dla modeli: **PM C32** (tylko max: 10 - 50 kg)

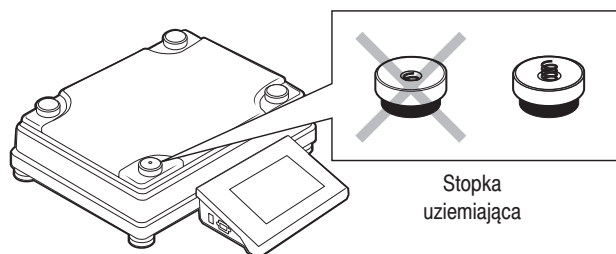


Sprawdź czy sprężyna uziemiająca jest odpowiednio umiejscowiona.


Upewnij się, że sprężyna uziemiająca wystaje lekko z otworu.

5. MONTAŻ ELEMENTÓW WAGI


Dla modeli: **PM C32** (max ≤ 15 kg)

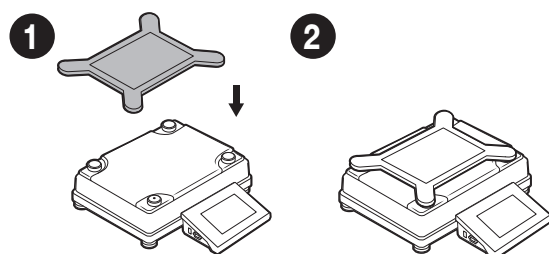

Dla modeli: PM C32 (max: 25-50 kg)

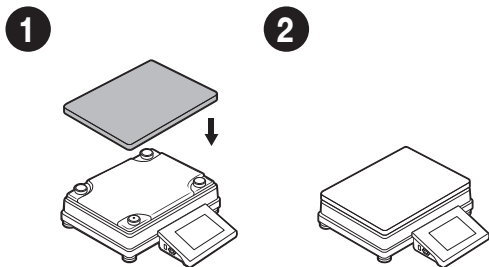

Dla modeli: PM C32 (max = 60 kg)

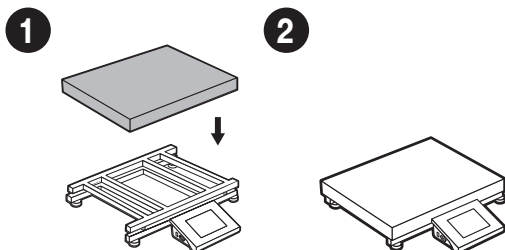


6. PRZYGOTOWANIE WAGI DO PRACY



Ustaw urządzenie w miejscu jego użytkowania
i pozostaw je do osiągnięcia temperatury pokojowej.

6.1. Stabilizacja temperatury wagi

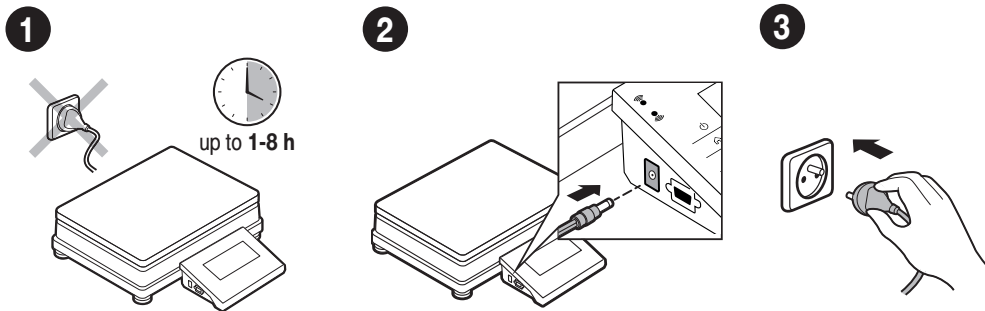


Nie podłączaj wagi aż do osiągnięcia temperatury pokojowej (orientacyjny czas stabilizacji: do 8 godzin).

Podłącz przewód zasilacza do gniazda DC z boku terminala.

Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego.

6.2. Poziomowanie wagi


Dla modeli: PM C32 (max: 10 - 50 kg)

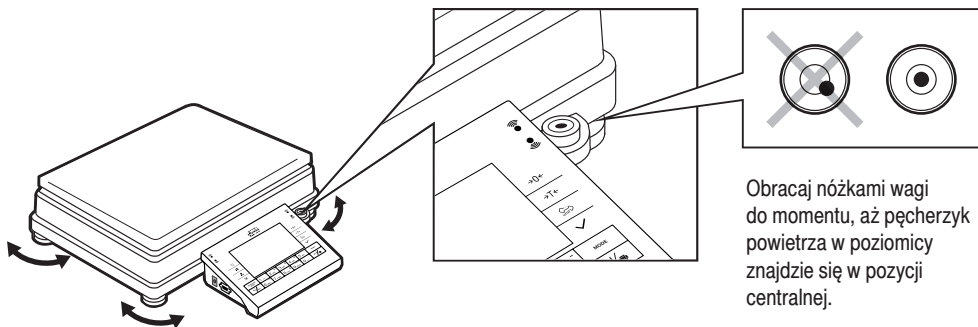


Dla modeli: PM C32 (max = 60 kg)



Przed wykonaniem poziomowania konieczne jest zdemontowanie szalki (Patrz punkt 4.2.).

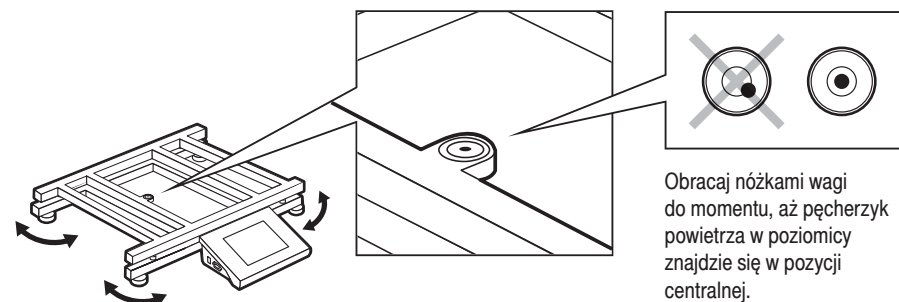

6.3. Włączenie wagi

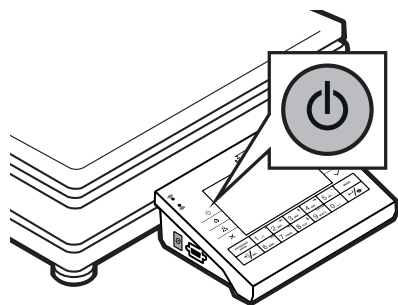


Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk ON / OFF.




Twoja waga jest gotowa do użycia!

7. KLAWIATURA I EKRAN

7.1. Klawiatura

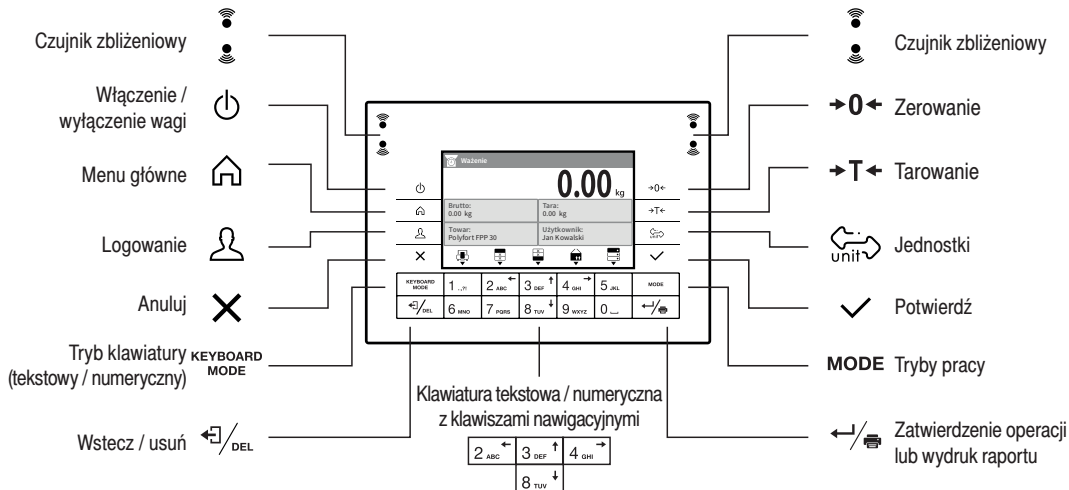


7.2. Ekran główny

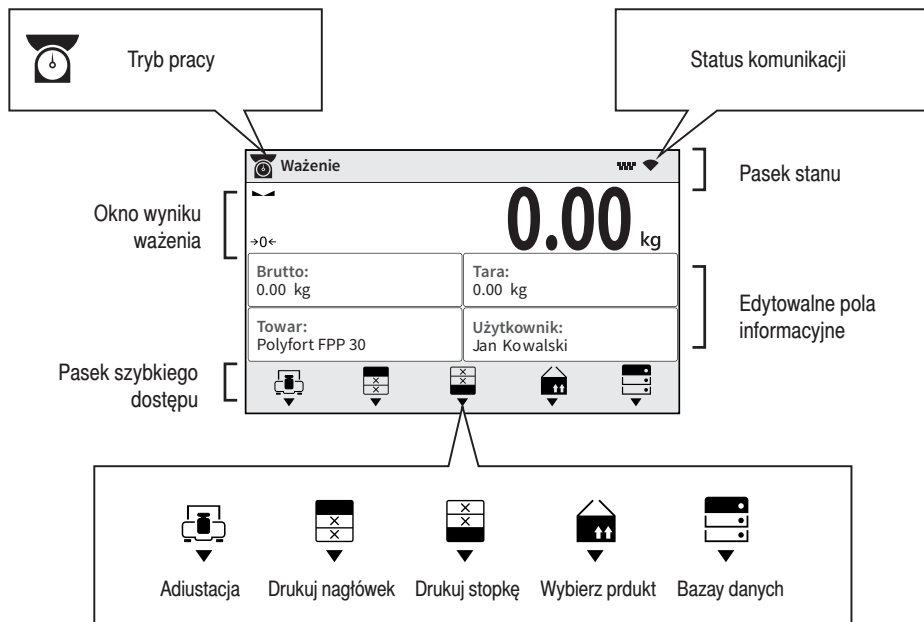


8. OPERACJE PODSTAWOWE

8.1. Adiustacja

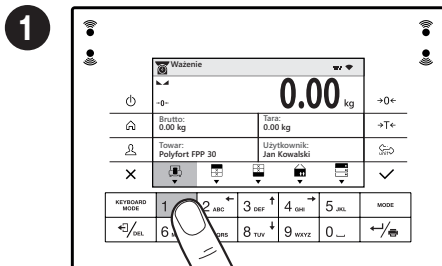


Naciśnij przycisk , aby rozpocząć adiustację.

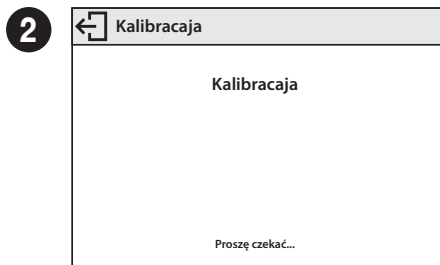


Poczekaj na zakończenie adiustacji.

8.2. Zerowanie

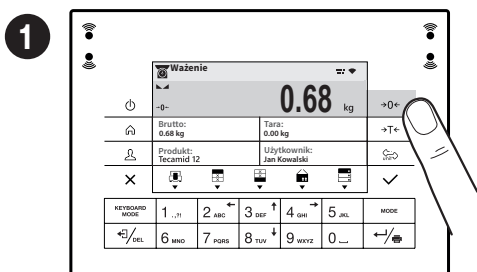


Upewnij się, że szalka jest pusta i naciśnij przycisk .

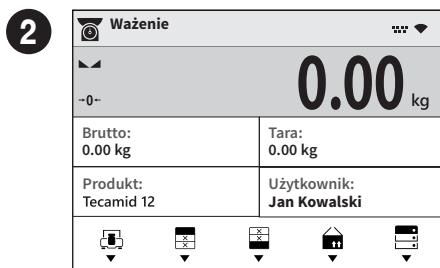


Waga została wyzerowana.

8.3. Tarowanie

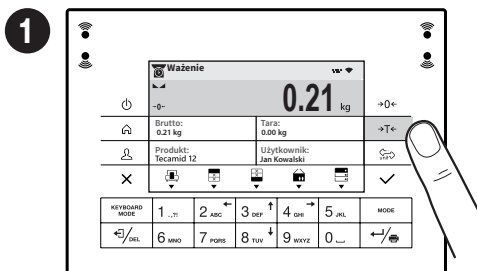


Przy obciążonej szalce: po uzyskaniu stabilnego wyniku kliknij przycisk .

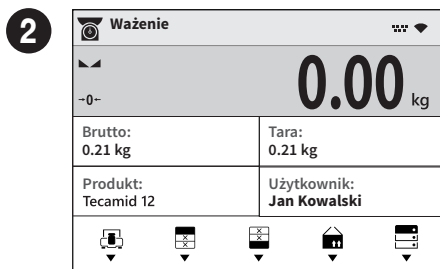


Waga została wytarowana.

8.4. Tryby pracy

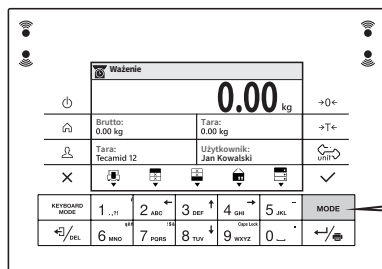


Za pomocą przycisku **MODE** wejdź do menu Tryby Pracy.

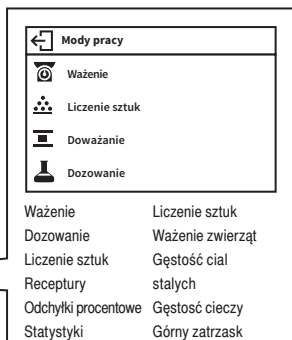

Za pomocą przycisków **↑** **↓** wybierz tryb pracy i naciśnij **✓** by potwierdzić

8.5. Wybór jednostek

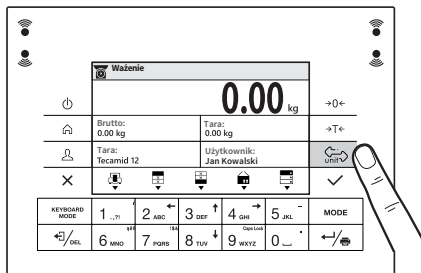

Wcisnij przycisk **UNIT** by zmienić jednostkę masy.

Waga umożliwia wybór następujących jednostek masy:

- Gram [g]
- Miligram [mg]
- Karat [c]
- Funt [funt]
- Uncja [oz]
- Uncja troy [ozt]
- Pennyweight [dwt]
- Hong Kong Tael [tth]
- Singapore Tael [tls]
- Tajwański Tael [tlt]
- Chiński tael [tlc]
- Momme [m]
- Ziarno [gr]
- Tical [ti]
- Newton [N]
- Baht [baht]
- Tola [tola]
- Mesghal [msg]
- Jed. użytkownika 1
- Jed. użytkownika 2


9. USTAWIENIA



Niektóre ustawienia wagi są dostępne wyłącznie dla Administratora. Przed ustawieniem parametrów wagi zaloguj się jako Administrator.


9.1. Logowanie administratora

1

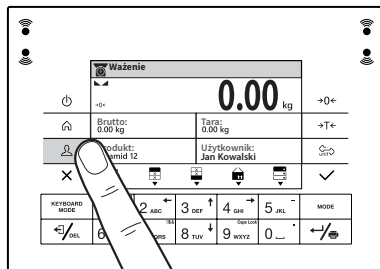


Naciśnij przycisk **Użytkownik**, aby przejść do menu „Użytkownik”.


2

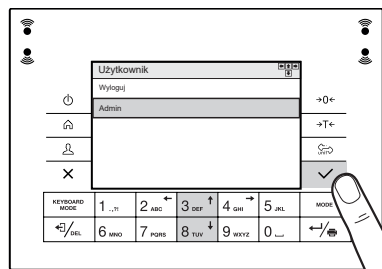

Wyświetlana jest lista użytkowników. Za pomocą przycisków **↑** **↓** wybierz opcję „Administrator” i naciśnij **✓** by potwierdzić.

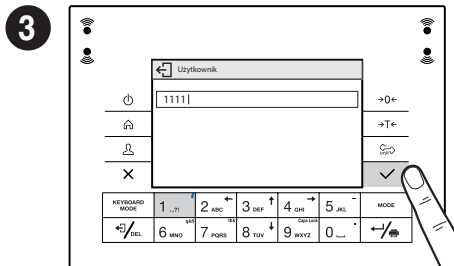

Wprowadź hasło „1111” i zatwierdź przyciskiem .

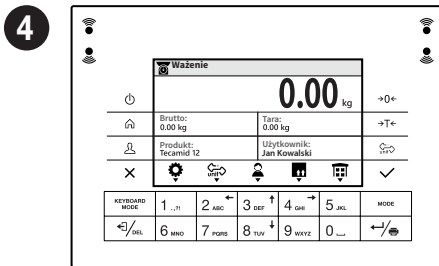


Zostałeś zalogowany jako administrator.


9.2. Konfiguracja użytkowników




Przed konfiguracją użytkowników zaloguj się jako Administrator (patrz krok 9.1.).

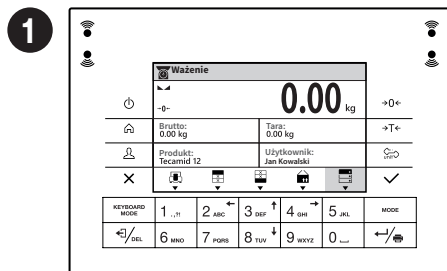


Naciśnij przycisk .

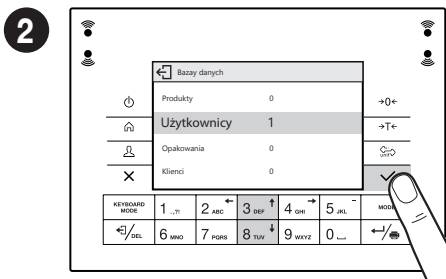


Za pomocą przycisków  i , przejdź do „Użytkownicy” i naciśnij przycisk , aby potwierdzić.

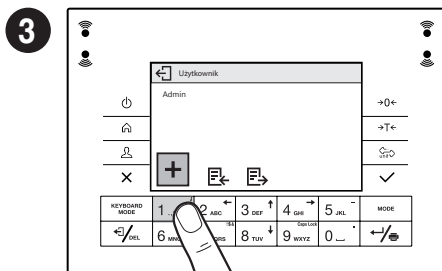


Naciśnij przycisk .

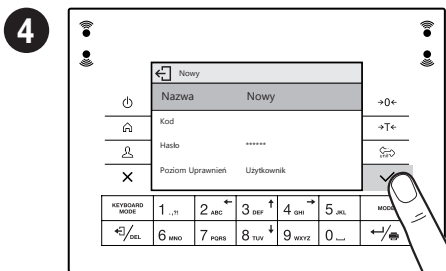

Wybierz parametr „Nazwa” i naciśnij przycisk aby potwierdzić .

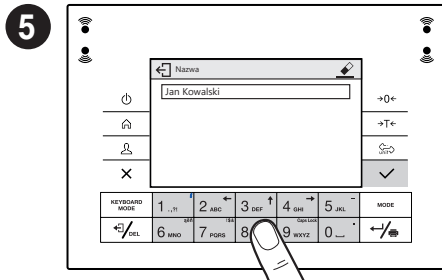

Wprowadź nazwę użytkownika za pomocą klawiatury i naciśnij przycisk , aby potwierdzić.

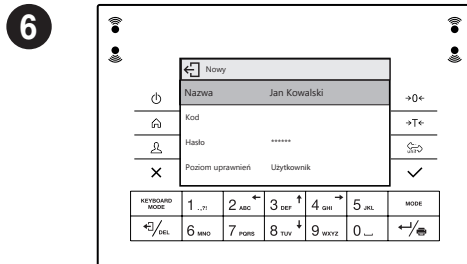

Nazwa użytkownika została wprowadzona.

7 Postępując zgodnie z powyższą procedurą, ustaw pozostałe parametry:

Kod:

wpisz unikalny identyfikator użytkownika

Hasło:

nadaj użytkownikowi hasło

Poziom uprawnień:

nadaj uprawnienia (użytkownik, użytkownik zaawansowany, administrator)


←	
Nazwa	Jan Kowalski
Kod	
Hasło	*****
Poziom uprawnień	Użytkownik

9.3. Konfiguracja czujników zbliżeniowych




Przed konfiguracją czujników zbliżeniowych zaloguj się jako Administrator (patrz krok 9.1.).


Do każdego czujnika zbliżeniowego możesz przyporządkować wybraną funkcję. Ponadto w różnych trybach pracy możesz przypisać do tego samego czujnika inną funkcję. Zobacz przykładową procedurę konfiguracji czujników dla trybu pracy "Ważenie".

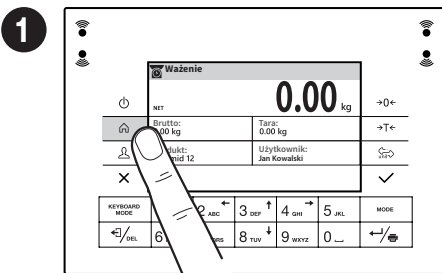


Naciśnij przycisk .

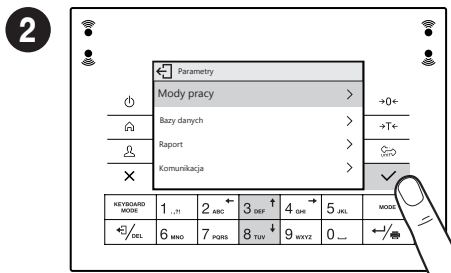


Za pomocą przycisków   wybierz opcję "Mody pracy" i naciśnij  by potwierdzić.

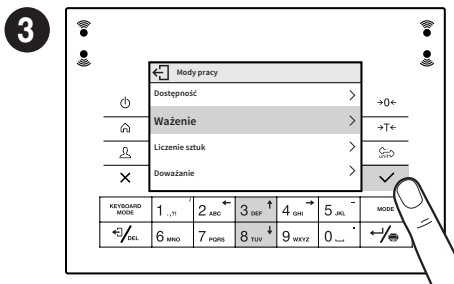


Za pomocą przycisków wybierz tryb pracy „Ważenie” i naciśnij przycisk aby potwierdzić.

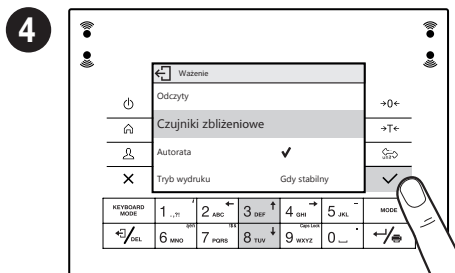

Za pomocą przycisków wybierz “Czujniki zbliżeniowe” i naciśnij przycisk , aby potwierdzić.

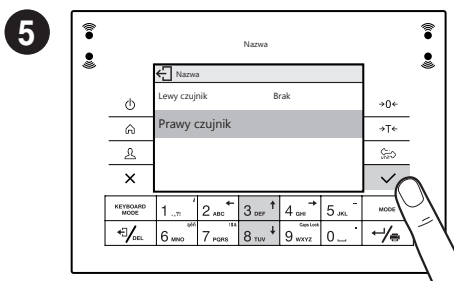

Za pomocą przycisków wybierz prawy lub lewy czujnik i naciśnij przycisk , aby potwierdzić.

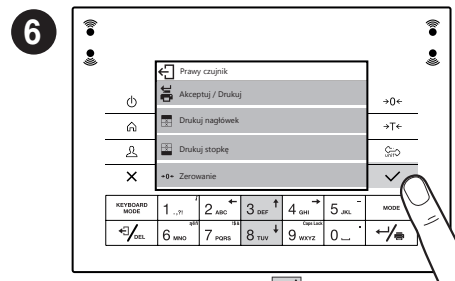


Za pomocą przycisków wybierz funkcję, którą chcesz przypisać do danego czujnika, i naciśnij przycisk , aby potwierdzić.




Postępując zgodnie z powyższą procedurą, możesz skonfigurować czujniki dla innych trybów pracy.

10. PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

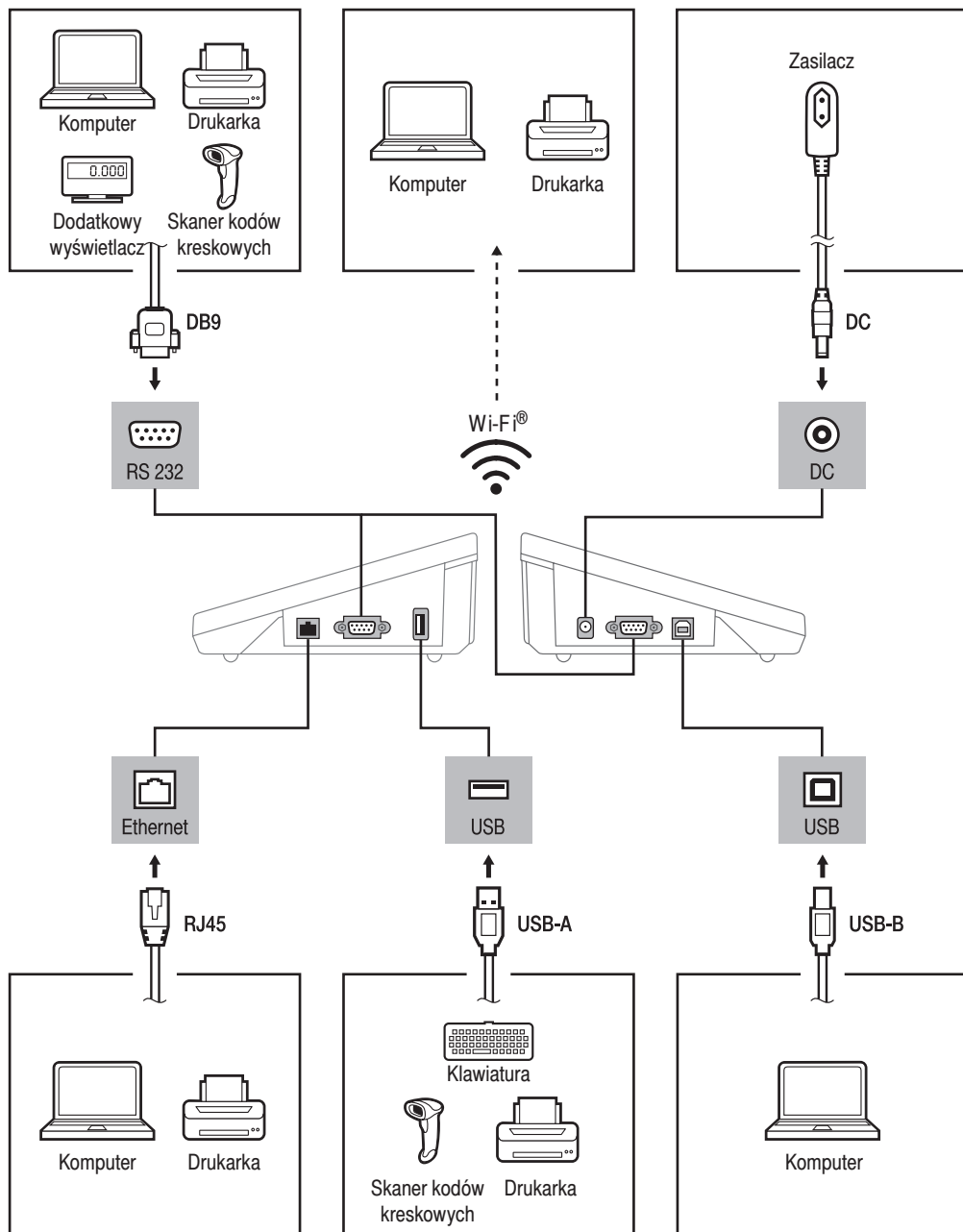


11. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


11.1. Zalecenia i ostrzeżenia

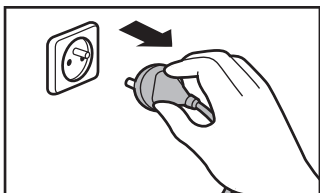

Przed rozpoczęciem czyszczenia koniecznie odłącz wagę od źródła zasilania! Wyjmij wtyczkę z gniazda elektrycznego i odłącz wszystkie inne przewody podłączone do wagi.

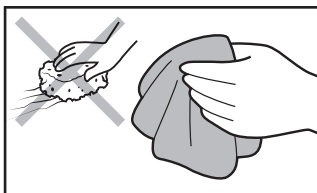

Do czyszczenia stosuj wyłącznie miękkie ściereczki z mikrowłókien, włókien naturalnych lub sztucznych. Nie używaj ściereczek o ostrej strukturze ani żadnych materiałów mogących zarysować powierzchnię!

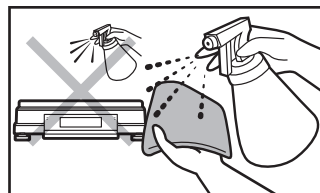

Środek czyszczący nаноs najpierw na ściereczkę. Nigdy nie aplikuj środka czyszczącego bezpośrednio na urządzenie!



Nie używaj agresywnych środków czyszczących (np. rozpuszczalników, preparatów zawierających chlor, substancje żrące i wybielacze).



Nie używaj środków czyszczących zawierających substancje o ostrej strukturze oraz preparatów przeznaczonych do szorowania.



Uważaj, żeby do układu wagowego (do wnętrza urządzenia) nie dostał się żaden pył ani ciecz.

11.2. Wskazówki dotyczące czyszczenia urządzenia

- **SZYBY I ELEMENTY SZKLANE** możesz wyczyścić, używając płynu do mycia szyb.
- **SZALKĘ ORAZ ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ I ALUMINIUM** możesz wyczyścić ściereczką lekko zwilżoną łagodnym roztworem wody i delikatnego środka czyszczącego (np. mydła lub płynu do mycia naczyń).
- **GŁOWICĘ ODCZYTOWĄ ORAZ OBUDOWĘ WAGI** możesz wyczyścić ściereczką lekko zwilżoną łagodnym roztworem wody i delikatnego środka czyszczącego (np. mydła lub płynu do mycia naczyń).
- Suche resztki próbek możesz usunąć za pomocą pędzla lub małego ręcznego odkurzacza.
- Wyczyszczone elementy możesz osuszyć miękką, suchą ściereczką lub użyć bezpyłowego papierowego ręcznika, aby wchłonął pozostałą wilgoć.
- Zamontuj wszystkie elementy urządzenia dopiero po ich całkowitym wysuszeniu.



www.radwag.pl