



RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE
ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE WAGOWE


ITKB-07-01-12-20-PL

Szybki start

Miernik

- PUE C/31H

Aby wyświetlić pełną instrukcję obsługi, przejdź do strony internetowej lub zeskanuj kod QR:

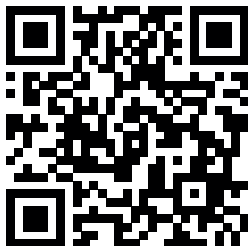

radwag.com/pl/manuals/1046


1. ZAWARTOŚĆ

PUE C/31H




Miernik
x1

2. ZALECENIA I OSTRZEŻENIA

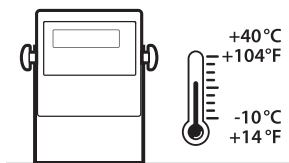


Urządzenie należy użytkować w pomieszczeniach o temperaturze powietrza: -10–40 °C (14–104 °F) i optymalnej wilgotności względnej poniżej 80%. Ewentualne zmiany temperatury powinny następować stopniowo i bardzo powoli.


Waga powinna być ustawiona na stabilnym stole lub konsoli ściennej. Dla osiągnięcia najbardziej stabilnych i powtarzalnych wyników zaleca się użycie stołu antywibracyjnego.

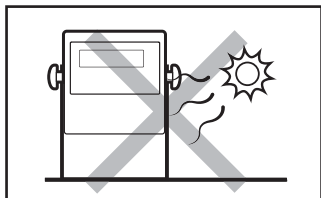

Używaj wagi z dala od źródeł ciepła. Nie wystawiaj jej na działanie promieni słonecznych.

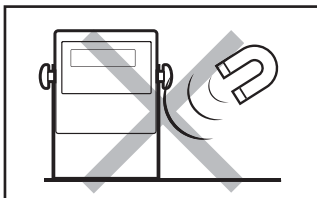


Nie wystawiaj urządzenia na działanie pola magnetycznego. Nie odważaj substancji magnetycznych.

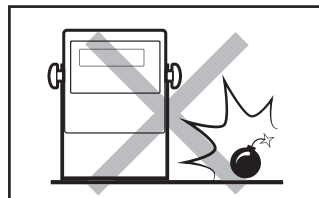


Nie używaj w miejscu zagrożonym wybuchem. Nie odważaj materiałów wybuchowych i łatwopalnych.

3. PRZYGOTOWANIE WAGI DO PRACY

3.1. Stabilizacja temperatury miernika

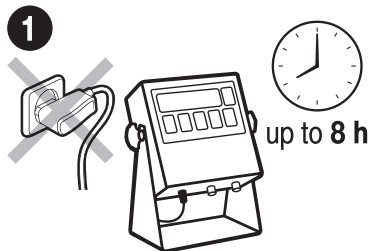


Nie podłączaj wagi aż do osiągnięcia temperatury otoczenia (orientacyjny czas stabilizacji: do 8 godzin).

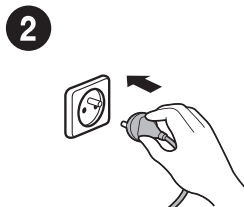

Podłącz wtyczkę do gniazda elektrycznego.

3.2. Włączenie miernika

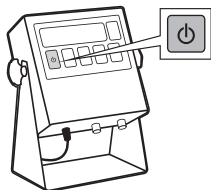


Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk ON / OFF.



Twój miernik jest gotowy do użycia!

4. KLAWIATURA I EKRAN

4.1. Klawiatura

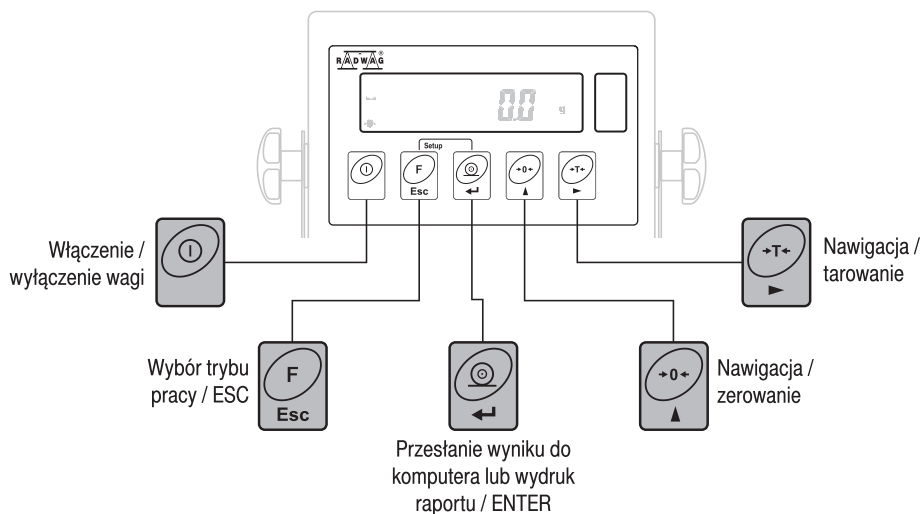


4.2. Ekran główny




5. OPERACJE PODSTAWOWE

5.1. Dostępność trybów pracy

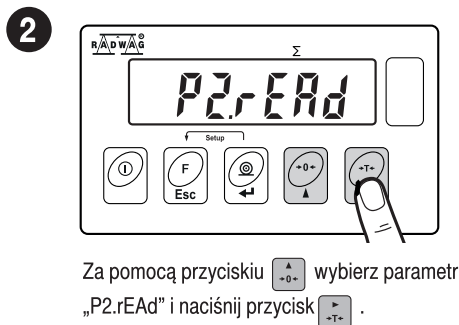


3

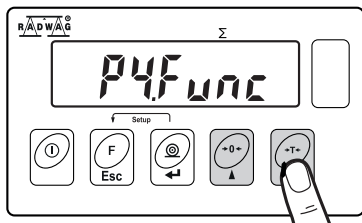


Za pomocą przycisku wybierz parametr "P4.Func" i naciśnij przycisk .

4

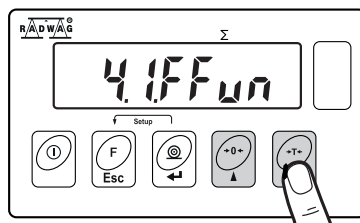


Za pomocą przycisku wybierz parametr "4.1.FFun" i naciśnij przycisk .

5

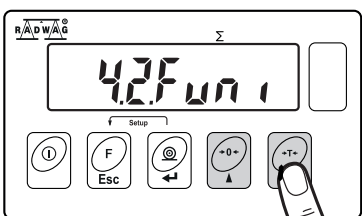

Za pomocą przycisku wybierz parametr "4.2.Funi" i naciśnij przycisk .

6

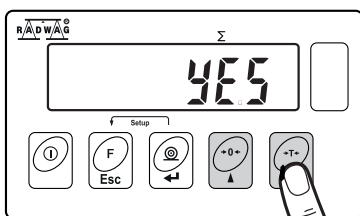


Za pomocą przycisku wybierz "YES" i naciśnij przycisk , aby zapisać ustawienia.



Postępując zgodnie z powyższą procedurą, możesz skonfigurować inne tryby pracy.


5.2. Tryby pracy

1

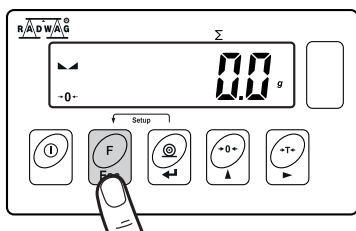


Za pomocą przycisku wejdź do menu.

2

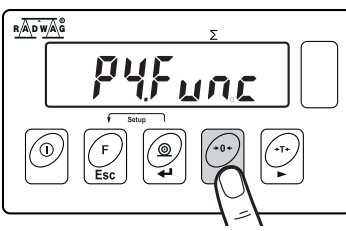


Za pomocą przycisku wybierz parametr "P4.Func" i naciśnij przycisk .

3

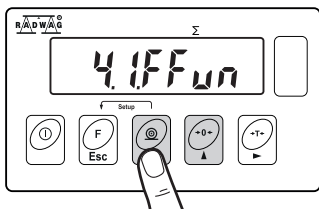

Za pomocą przycisku wybierz parametr "4.1.FFun" i naciśnij przycisk .

4

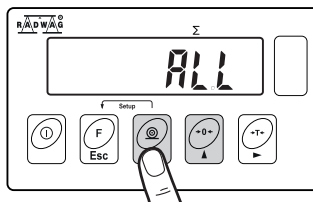

Za pomocą przycisku wybierz tryb pracy i naciśnij by potwierdzić.

Tryby pracy dostępne w menu:

- Ważenie
- Liczenie sztuk
- Kontrola +/-
- Odchytki procentowe
- Zatrask max
- Sumowanie wżeń




Szczegółowy przegląd ustawień trybów pracy znajduje się w pełnej instrukcji obsługi wagi.

5.3. Wybór jednostek




Gdy jednostką główną jest kg (kilogram), użytkownik ma do dyspozycji następujące jednostki: g (gram), ct (karat), lb (funt). *

1

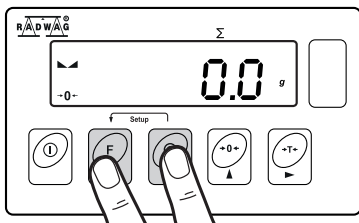


Jednocześnie naciśnij przyciski + , aby przejść do ekranu głównego.

2

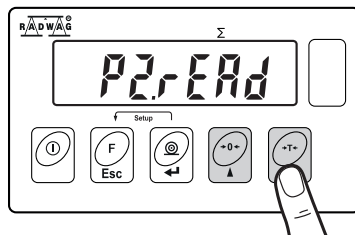


Za pomocą przycisku wybierz parametr „P2.rEAd” i naciśnij przycisk .

3

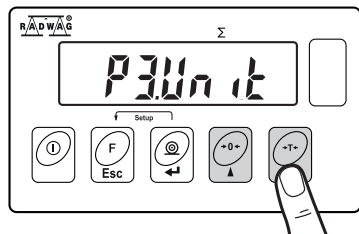


Za pomocą przycisku wybierz parametr "P3.Uni t" i naciśnij przycisk .

4

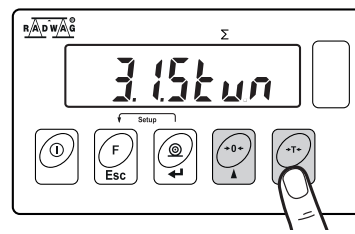

Za pomocą przycisku wybierz parametr "3.1.Stun" i naciśnij przycisk .


5

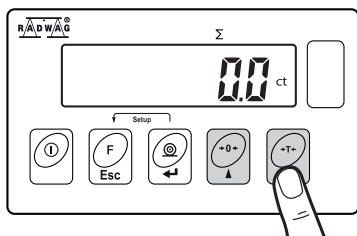

Za pomocą przycisku  wybierz jednostkę masy i naciśnij  by potwierdzić.


* Jednostka funt (lb) niedostępna dla wag legalizowanych.

6. PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

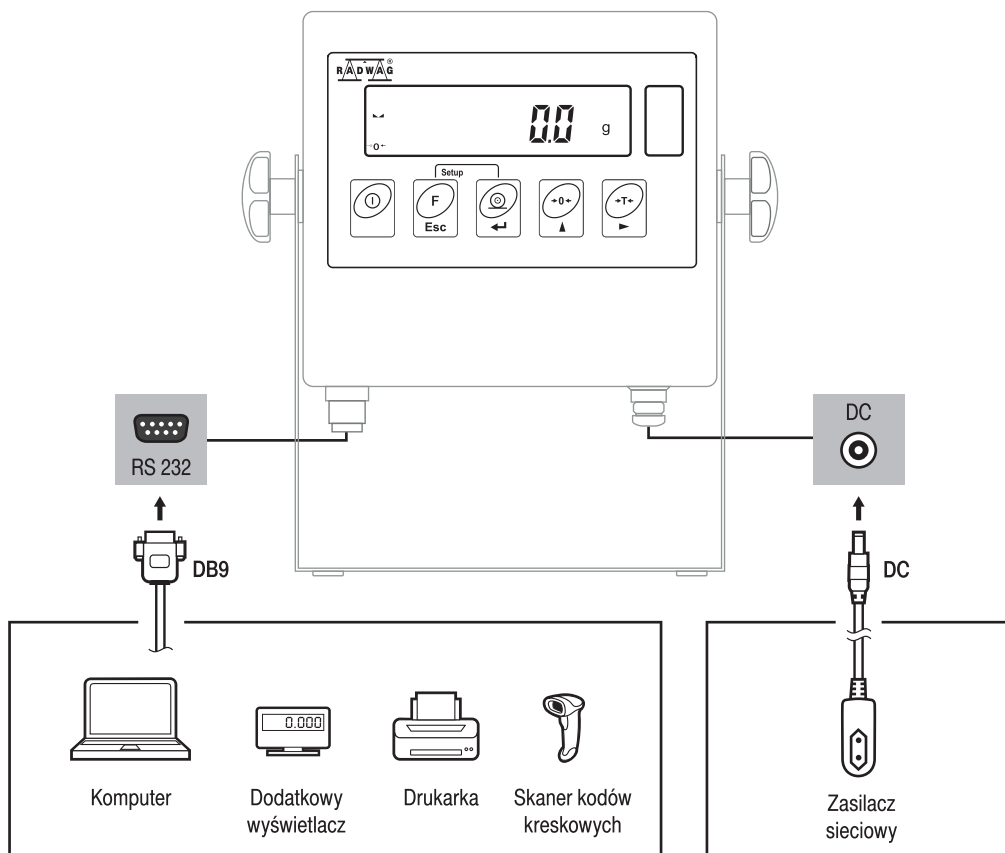


7. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


7.1. Zalecenia i ostrzeżenia

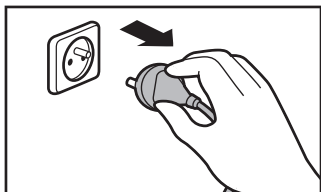

Przed rozpoczęciem czyszczenia koniecznie odłącz wagę od źródła zasilania! Wymij wtyczkę z gniazda elektrycznego.

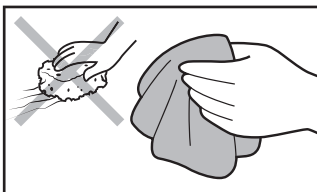

Do czyszczenia stosuj wyłącznie miękkie ściereczki z mikrowłókien. Nie używaj ściereczek o ostrej strukturze ani żadnych materiałów mogących zarysować powierzchnię!

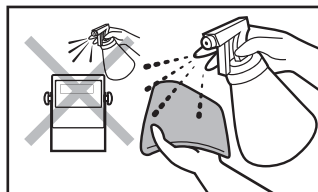

Środek czyszczący nanosząc najpierw na ściereczkę. Nigdy nie aplikuj środka czyszczącego bezpośrednio na urządzenie!



Nie używaj agresywnych środków czyszczących (np. rozpuszczalników, preparatów zawierających chlor, substancje żrące i wybielacze).



Nie używaj środków czyszczących zawierających substancje o ostrej strukturze oraz preparatów przeznaczonych do szorowania.



Uważaj, żeby do gniazd oraz wnętrza urządzenia nie dostał się żaden pył ani ciecz.

7.2. Wskazówki dotyczące czyszczenia urządzenia

- **ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ, ALUMINIUM** możesz wyczyścić ściereczką lekko zwilżoną łagodnym roztworem wody i delikatnego środka czyszczącego (np. mydła lub płynu do mycia naczyń).
- **Elementy z tworzyw sztucznych** możesz wyczyścić ściereczką lekko zwilżoną łagodnym roztworem wody i delikatnego środka czyszczącego (np. mydła lub płynu do mycia naczyń).
- Wyczyszczone elementy możesz osuszyć miękką, suchą ściereczką lub użyć bezpyłowego papierowego ręcznika, aby wchłoniął pozostałą wilgoć.
- Zamontuj wszystkie elementy urządzenia dopiero po ich całkowitym wysuszeniu.



www.radwag.pl