



RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE
ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE WAGOWE


ITKB-09-01-12-20-PL

Szybki start

Miernik

- PUE C32

Aby wyświetlić pełną instrukcję obsługi, przejdź do strony internetowej lub zeskanuj kod QR:

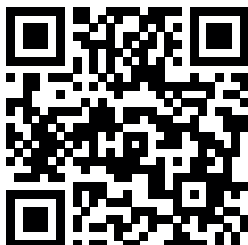

1. ZAWARTOŚĆ




Miernik
x1



Zasilacz sieciowy*
x1


**Rodzaj wtyczki może się różnić w zależności od kraju.*

2. ZALECENIA I OSTRZEŻENIA

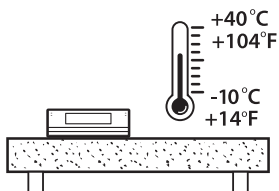


Urządzenie należy użytkować w pomieszczeniach niezapylonych o temperaturze powietrza: $-10\text{--}40^{\circ}\text{C}$ ($+14\text{--}104^{\circ}\text{F}$) i optymalnej wilgotności względnej poniżej 80%. Ewentualne zmiany temperatury powinny następować stopniowo i bardzo powoli.

Waga powinna być ustawiona na stabilnym stole lub konsoli ściiennej. Dla osiągnięcia najbardziej stabilnych i powtarzalnych wyników zaleca się użycie stołu antywibracyjnego.

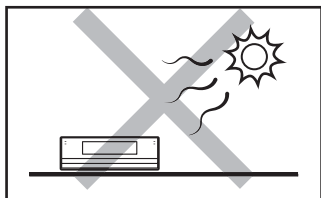

Używaj wagi z dala od źródeł ciepła. Nie wystawiaj jej na działanie promieni słonecznych.

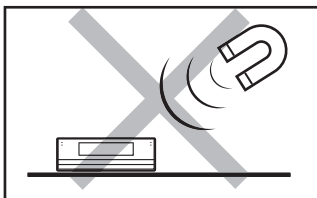

Nie wystawiaj urządzenia na działanie pola magnetycznego. Nie odważaj substancji magnetycznych.



Nie używaj w miejscu zagrożonym wybuchem. Nie odważaj materiałów wybuchowych i łatwopalnych.


3. PRZYGOTOWANIE WAGI DO PRACY



Ustaw urządzenie w miejscu jego użytkowania i pozostaw je do osiągnięcia temperatury otoczenia.


3.1. Stabilizacja temperatury miernika

1

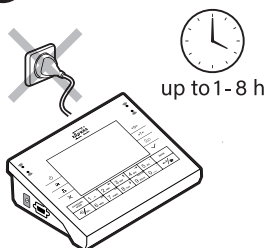


Nie podłączaj miernika aż do osiągnięcia temperatury pokojowej (orientacyjny czas stabilizacji: do 8 godzin).

2

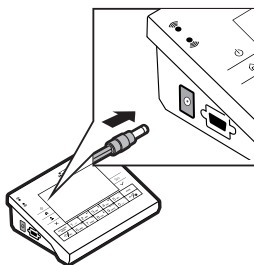


Podłącz przewód zasilacza do gniazda DC z boku terminala.

3

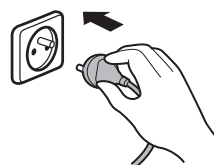

Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego.

3.2. Włączenie miernika

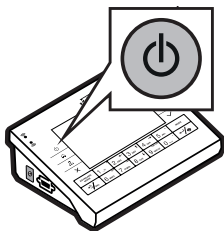


Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk ON / OFF.




Twój miernik jest gotowy do użycia!

4. KLAWIATURA I EKRAN



4.1. Klawiatura

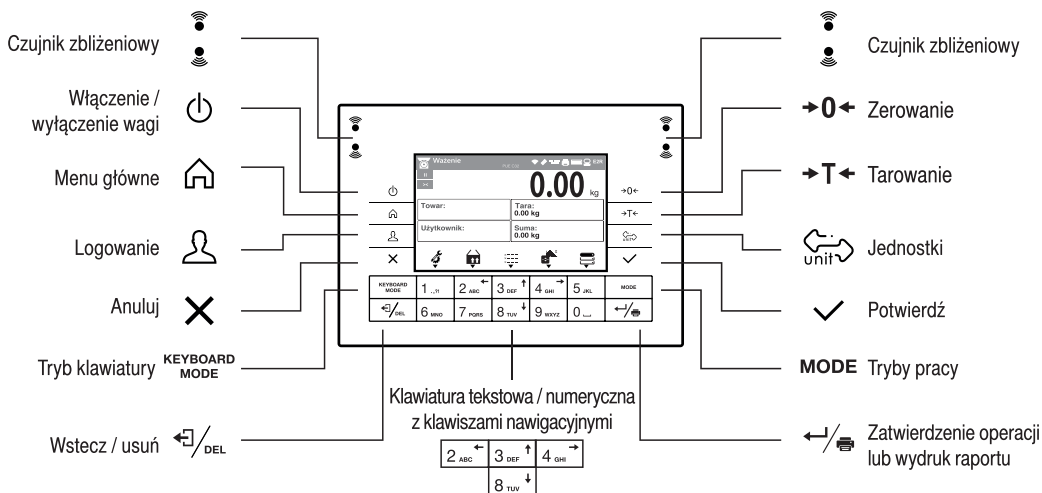

4.2. Ekran główny

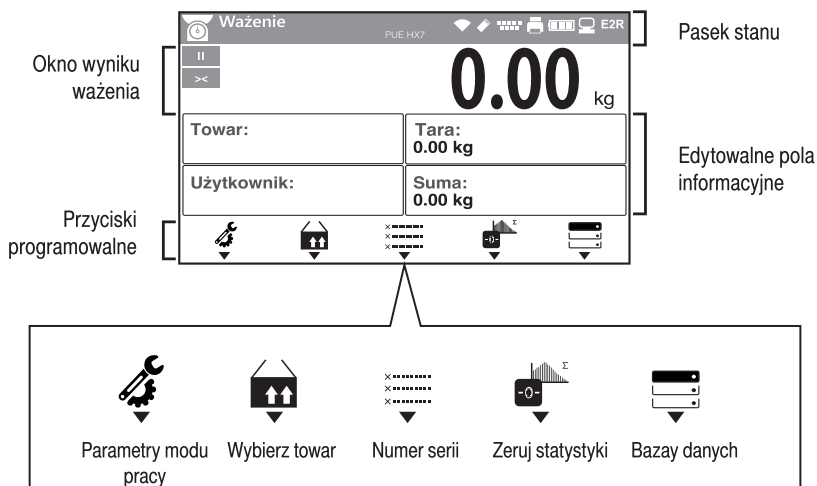


4.3. Tryby pracy

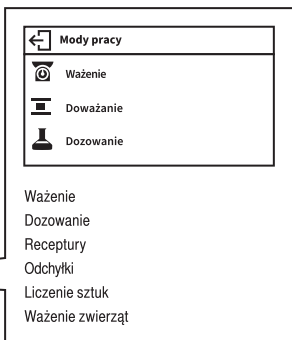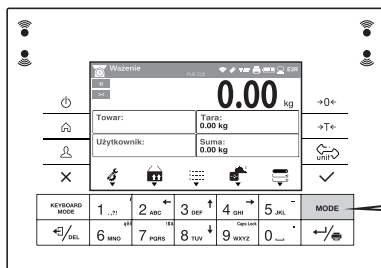

Za pomocą przycisku **MODE** wejdź do menu Tryby Pracy.

Za pomocą przycisków **↑** **↓** wybierz tryb pracy i naciśnij **✓** by potwierdzić

4.4. Wybór jednostek

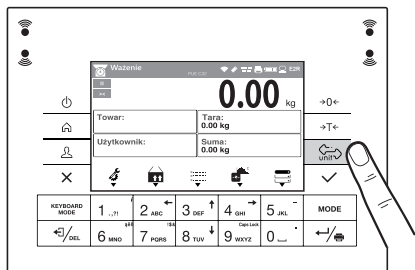

Wcisnij przycisk **↔** by zmienić jednostkę masy.

Waga umożliwia wybór następujących jednostek masy:

- Gram [g]
- Kilogram [kg]
- Karat [ct]
- Uncja [oz]
- Funt [lb]
- Newton [N]
- Jed. użytkownika 1 [U1]
- Jed. użytkownika 2 [U2]


5. USTAWIENIA



Niektóre ustawienia wagi są dostępne wyłącznie dla Administratora. Przed ustawieniem parametrów wagi zaloguj się jako Administrator.


5.1. Logowanie administratora

1

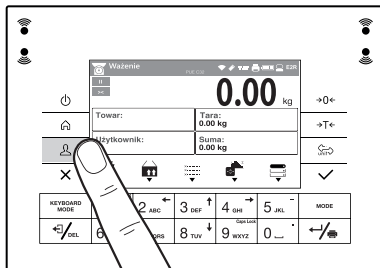


Naciśnij przycisk **👤**, aby przejść do menu „Użytkownik”.


2

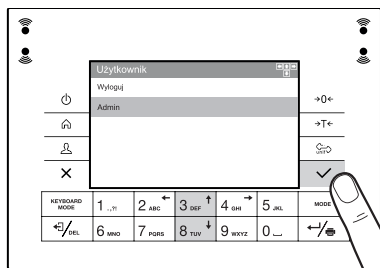

Wyświetlana jest lista użytkowników. Za pomocą przycisków **↑** **↓**, wybierz opcję „Administrator” i naciśnij **✓** by potwierdzić.

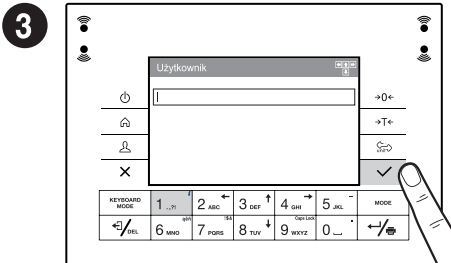

Gdy pojawi się pole uzupełniania hasła
ztwierdź puste pole przyciskiem

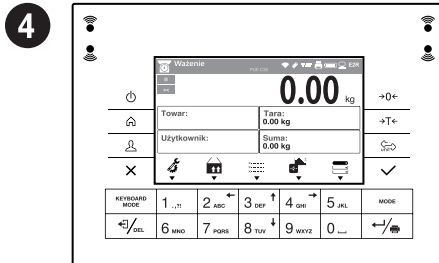


Zostałeś zalogowany jako administrator.

5.2. Konfiguracja czujników zbliżeniowych




Przed konfiguracją czujników zbliżeniowych zaloguj się jako Administrator (patrz krok 5.1.).


Do każdego czujnika zbliżeniowego możesz przyporządkować wybraną funkcję. Ponadto w różnych trybach pracy możesz przypisać do tego samego czujnika inną funkcję. Zobacz przykładową procedurę konfiguracji czujników dla trybu pracy "Ważenie".

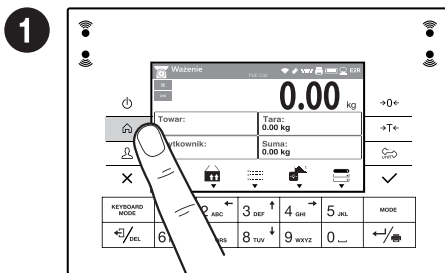


Naciśnij przycisk .

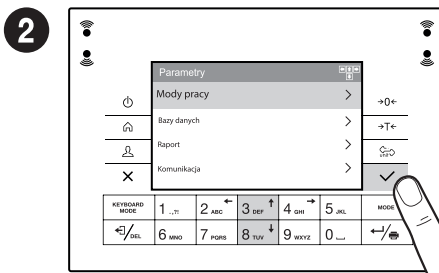

Za pomocą przycisków wybierz opcję
"Mody pracy" i naciśnij by potwierdzić.

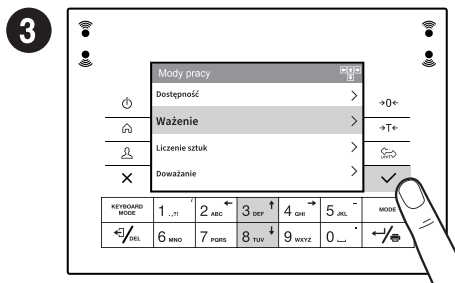


Za pomocą przycisków wybierz tryb pracy
„Ważenie” i naciśnij przycisk, aby potwierdzić.

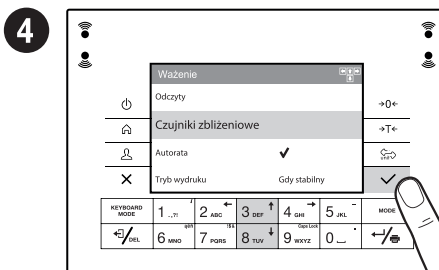


Za pomocą przycisków wybierz
"Czujniki zbliżeniowe" i naciśnij przycisk ,
aby potwierdzić.

5

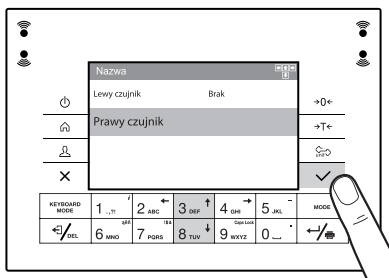

Za pomocą przycisków   wybierz prawy lub lewy czujnik i naciśnij przycisk , aby potwierdzić.

6

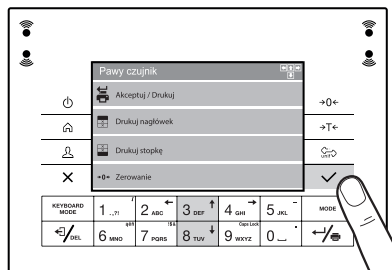


Za pomocą przycisków   wybierz funkcję, którą chcesz przypisać do danego czujnika, i naciśnij przycisk , aby potwierdzić.



Postępując zgodnie z powyższą procedurą, możesz skonfigurować czujniki dla innych trybów pracy.


6. PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

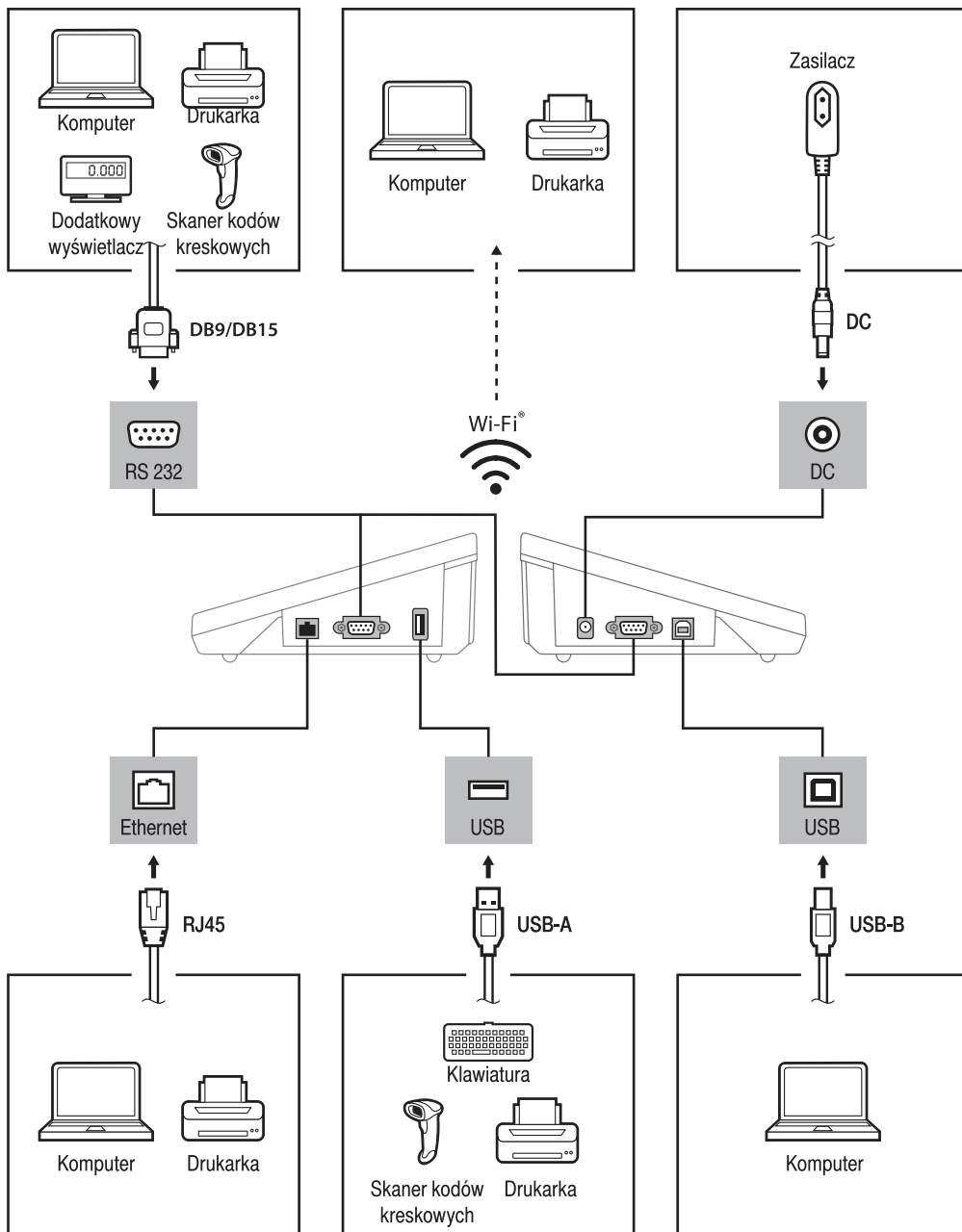


Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością organizacji Wi-Fi Alliance.

7. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


7.1. Zalecenia i ostrzeżenia

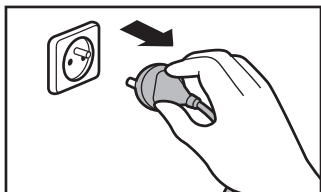

Przed rozpoczęciem czyszczenia koniecznie odłącz wagę od źródła zasilania! Wymij wtyczkę z gniazda elektrycznego.

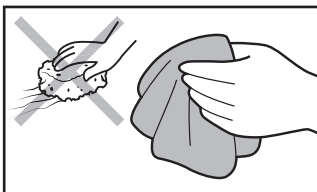

Do czyszczenia stosuj wyłącznie miękkie ściereczki z mikrowłókien. Nie używaj ściereczek o ostrej strukturze ani żadnych materiałów mogących zarysować powierzchnię!

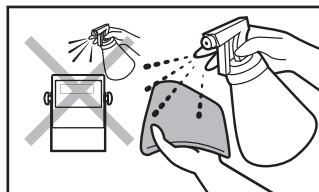

Środek czyszczący nanosząc najpierw na ściereczkę. Nigdy nie aplikuj środka czyszczącego bezpośrednio na urządzenie!



Nie używaj agresywnych środków czyszczących (np. rozpuszczalników, preparatów zawierających chlor, substancje żrące i wybielacze).



Nie używaj środków czyszczących zawierających substancje o ostrej strukturze oraz preparatów przeznaczonych do szorowania.



Uważaj, żeby do gniazd oraz wnętrza urządzenia nie dostał się żaden pył ani ciecz.

7.2. Wskazówki dotyczące czyszczenia urządzenia

- **Elementy z tworzyw sztucznych** możesz wyczyścić ściereczką lekko zwilżoną łagodnym roztworem wody i delikatnego środka czyszczącego (np. mydła lub płynu do mycia naczyń).
- Wyczyszczone elementy możesz osuszyć miękką, suchą ściereczką lub użyć bezpyłowego papierowego ręcznika, aby wchłoniął pozostałą wilgoć.
- Zamontuj wszystkie elementy urządzenia dopiero po ich całkowitym wysuszeniu.



www.radwag.pl