



RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE
ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE WAGOWE


ITKB-10-01-12-20-PL

Szybki start

Miernik

PUE 7.1


Aby wyświetlić pełną instrukcję obsługi, przejdź do strony internetowej lub zeskanuj kod QR:

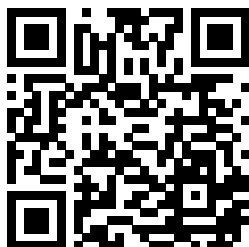

radwag.com/pl/manuals/9636

1. ZAWARTOŚĆ

PUE 7.1

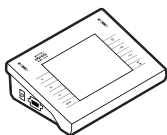


Miernik
x1



Zasilacz sieciowy*
x1

PUE 7.1P

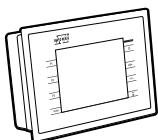


Miernik
x1




Zasilacz sieciowy*
x1

2. ZALECENIA I OSTRZEŻENIA

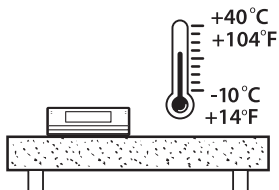


Urządzenie należy użytkować w pomieszczeniach niezapylonych o temperaturze powietrza: $-10\text{--}40^{\circ}\text{C}$ ($+14\text{--}104^{\circ}\text{F}$) i optymalnej wilgotności względnej poniżej 80 %. Ewentualne zmiany temperatury powinny następować stopniowo i bardzo powoli.


Waga powinna być ustawiona na stabilnym stole lub konsoli ściennej. Dla osiągnięcia najbardziej stabilnych i powtarzalnych wyników zaleca się użycie stołu antywibracyjnego.

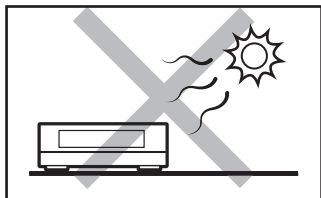

Używaj wagi z dala od źródeł ciepła. Nie wystawiaj jej na działanie promieni słonecznych.

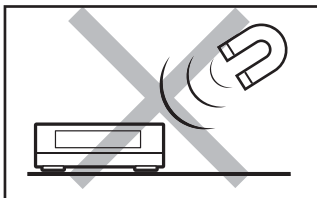

Nie wystawiaj urządzenia na działanie pola magnetycznego. Nie odważaj substancji magnetycznych.

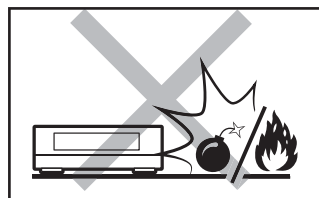

Nie używaj w miejscu zagrożonym wybuchem. Nie odważaj materiałów wybuchowych i łatwopalnych.


3. PRZYGOTOWANIE MIERNIKA DO PRACY



Ustaw urządzenie w miejscu jego użytkowania i pozostaw je do osiągnięcia temperatury otoczenia.


3.1. Stabilizacja temperatury

1

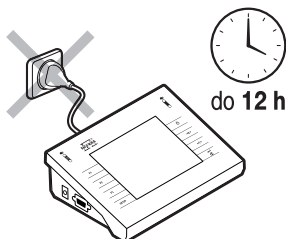


Nie podłączaj miernika aż do osiągnięcia temperatury otoczenia (orientacyjny czas stabilizacji: do 12 godzin).

2

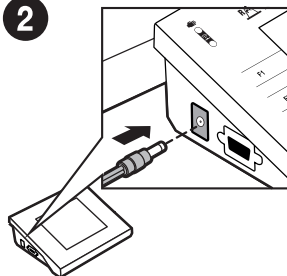


Podłącz przewód zasilacza do gniazda z boku miernika.

3

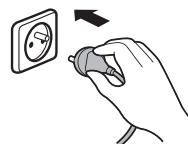

Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego.

3.2. Włączenie miernika

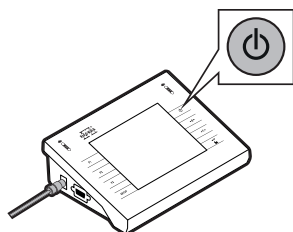


Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk ON / OFF.




Twój mierik jest gotowy do użycia!

4. Klawiatura i ekran

4.1. Klawiatura

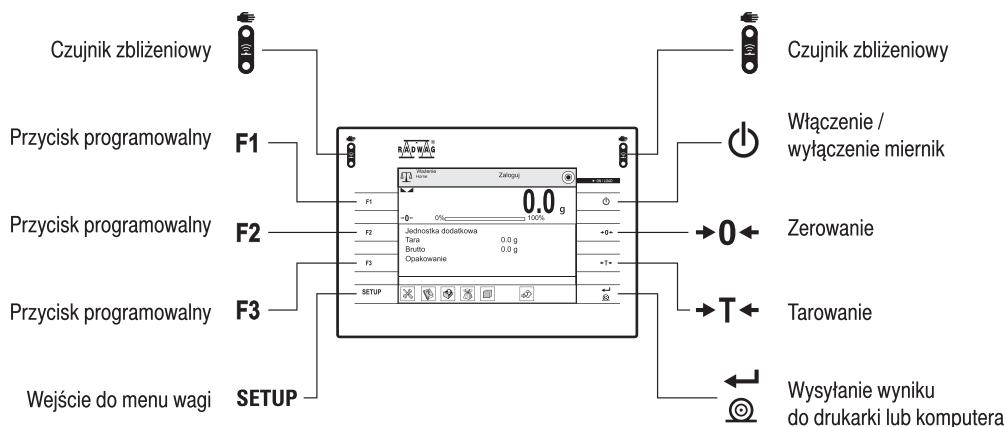

4.2. Ekran główny

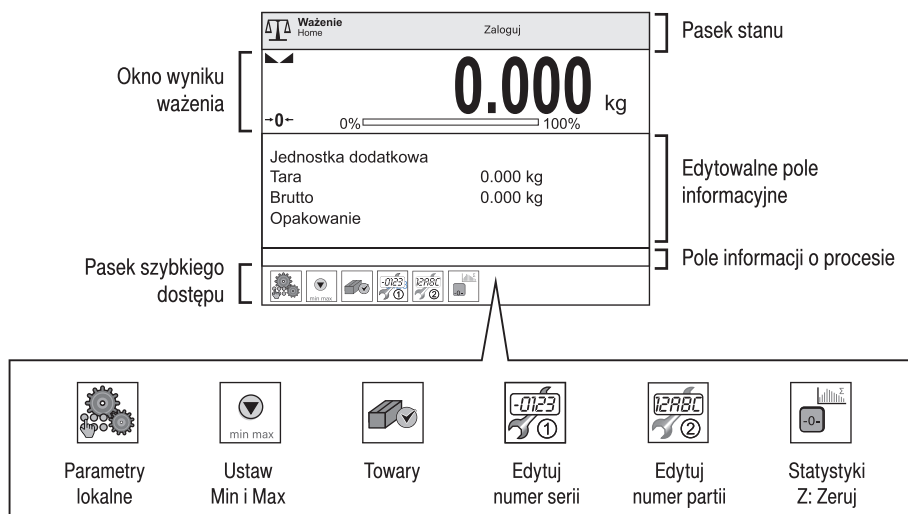

5. OPERACJE PODSTAWOWE

5.1. Tryby pracy / Wybór jednostek

**Mody pracy**

1  Ważenie

2  Liczenie sztuk

3  Odchyłki

4  Dozowanie

5  Receptury

6  KTP

Ważenie

Liczenie sztuk

Odchyłki

Dozowanie

Receptury

KTP

Gęstość

Ważenie zwierząt

Waga samochodowa

Transakcje

SQC

Naciśnij ikonę aktualnego trybu pracy, aby wyświetlić listę trybów pracy.

 **Ważenie**

0.0 g

g

-0-- 0% 100%

Jednostka dodatkowa 0.0 g

Tara 0.0 g

Brutto

Opakowanie



Naciśnij ikonę aktualnej jednostki masy, aby wyświetlić listę dostępnych jednostek.

Jednostki

g

n

ct

lb

oz

✕

🏠

⬇️

Gram [g]

Kilogram [kg]

Karat [ct]

Funt [lb]

Uncja [oz]

Newton [N]

5.2. Ustawienia trybów pracy

1

 **Ważenie**

Zaloguj

0.000 kg

kg

-0-- 0% 100%

Jednostka dodatkowa 0.000 kg

Tara 0.000 kg

Brutto

Opakowanie



Naciśnij ikonę aktualnego trybu pracy, aby wyświetlić listę dostępnych trybów pracy.

2

**Mody pracy**

1  Ważenie

2  Liczenie sztuk

3  Odchyłki

4  Dozowanie

5  Receptury

6  KTP

Wybierz tryb pracy z dostępnej listy.

3

 **Ważenie**

Zaloguj

0.000 kg

kg

-0-- 0% 100%

Jednostka dodatkowa 0.000 kg

Tara 0.000 kg

Brutto

Opakowanie



Naciśnij ikonę ustawień trybu pracy by edytować aktualny tryb pracy.

Ważenie

1  Tryb zapisu Ręczny każdy stabilny

2  Odważanie ✓

3  Kontrola wyniku Brak

4  Tryb tary Pojedyncza

5  Usuwanie tary ✓

6  Usuń po ważeniu

Wyświetliła się lista edytowalnych parametrów danego trybu pracy.

6. USTAWIENIA



Niektóre ustawienia wagi są dostępne wyłącznie dla Administratora.
Przed ustawieniem parametrów wagi zaloguj się jako Administrator.

6.1. Logowanie administratora

1

Aby wejść do menu „Użytkownicy”,
naciśnij przycisk „Zaloguj się”.

2

Na wyświetlonej liście użytkowników
wybierz „Administrator”.

3

Gdy pojawi się pole uzupełniania hasła
ztwierdź puste pole przyciskiem .

4


Zostałeś zalogowany jako administrator.

6.2. Konfiguracja czujników zbliżeniowych




Przed konfiguracją czujników zbliżeniowych zaloguj się jako Administrator (patrz krok 6.1.).

Do każdego czujnika zbliżeniowego możesz przyporządkować wybraną funkcję. Ponadto w różnych trybach pracy możesz przypisać do danego czujnika inną funkcję. Zobacz przykładową procedurę konfiguracji czujników dla trybu pracy „Ważenie”.

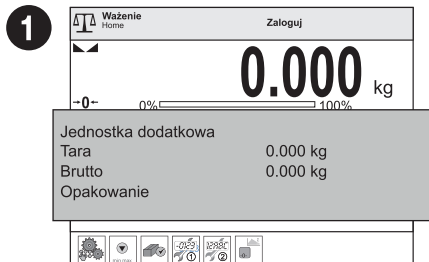


Naciśnij pole informacyjne, aby uzyskać dostęp do opcji aktualnego trybu pracy.

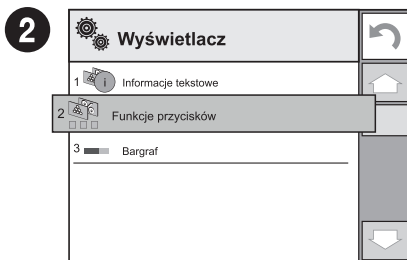

Wbierz pozycję „Funkcje przycisków”.



Wybierz konkretny czujnik (prawy lub lewy) z listy.

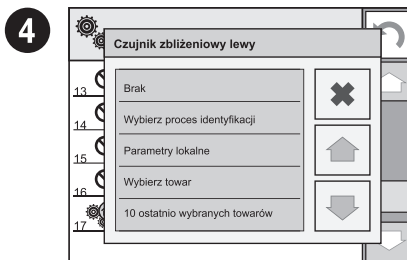


Wybierz funkcję, którą chcesz przypisać do danego czujnika.




Postępując zgodnie z powyższą procedurą, możesz skonfigurować czujniki dla innych trybów pracy.

7. PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

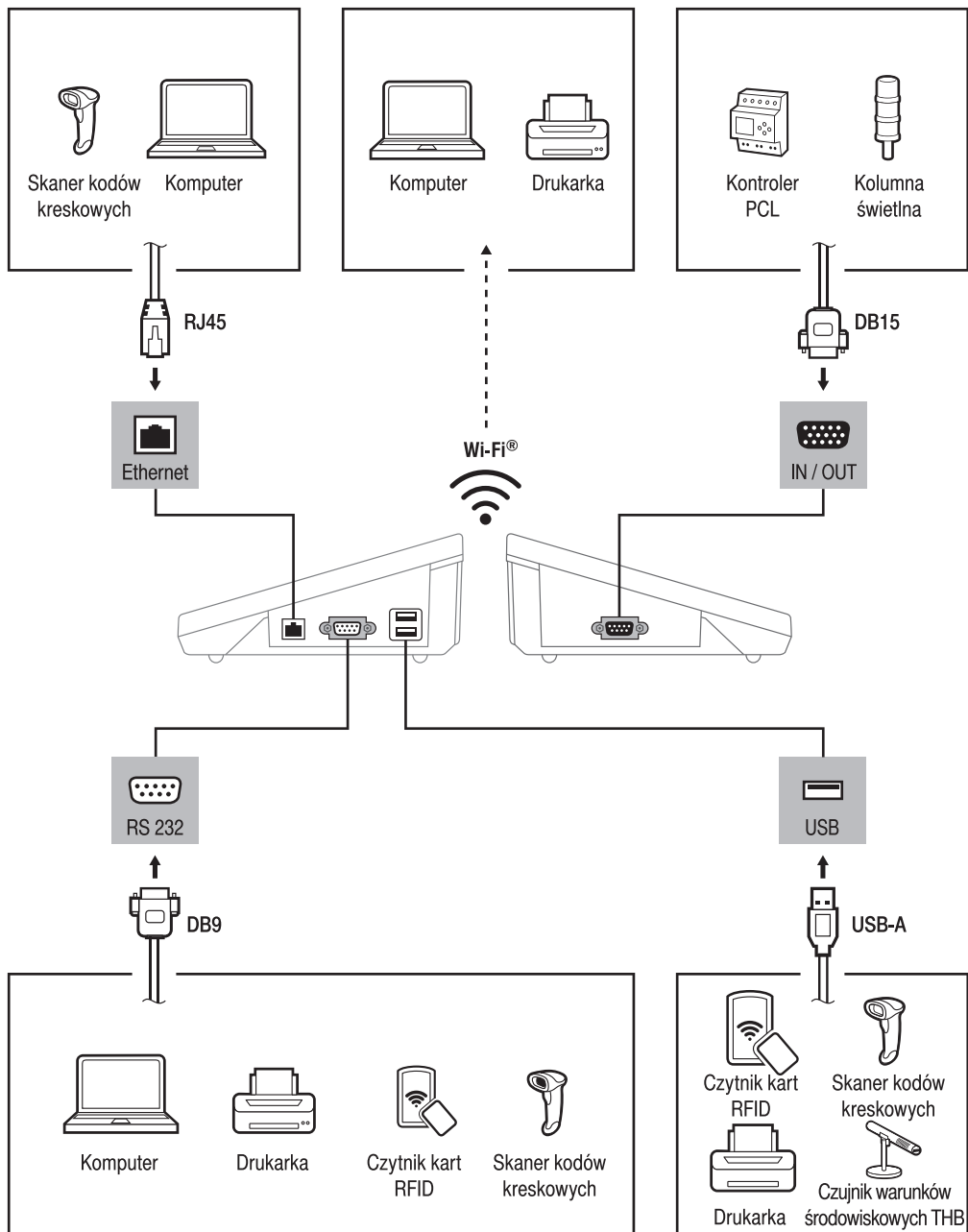


8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


8.1. Zalecenia i ostrzeżenia

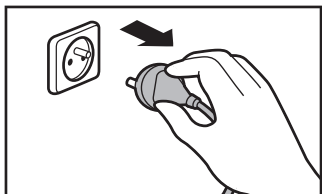

Przed rozpoczęciem czyszczenia koniecznie odłącz miernik od źródła zasilania! Wymij wtyczkę z gniazda elektrycznego.

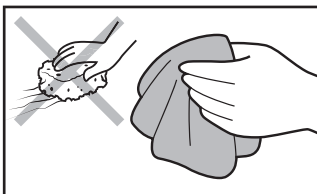

Do czyszczenia stosuj wyłącznie miękkie ściereczki z mikrowłókien. Nie używaj ściereczek o ostrej strukturze ani żadnych materiałów mogących zarysować powierzchnię!

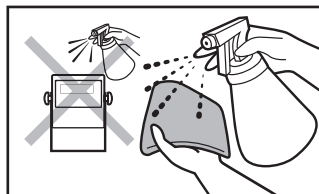

Środek czyszczący nanosząc najpierw na ściereczkę. Nigdy nie aplikuj środka czyszczącego bezpośrednio na urządzenie!



Nie używaj agresywnych środków czyszczących (np. rozpuszczalników, preparatów zawierających chlor, substancje żrące i wybielacze).



Nie używaj środków czyszczących zawierających substancje o ostrej strukturze oraz preparatów przeznaczonych do szorowania.



Uważaj, żeby do gniazd oraz wnętrza urządzenia nie dostał się żaden pył ani ciecz.

8.2. Wskazówki dotyczące czyszczenia urządzenia

- **Elementy z tworzyw sztucznych** możesz wyczyścić ściereczką lekko zwilżoną łagodnym roztworem wody i delikatnego środka czyszczącego (np. mydła lub płynu do mycia naczyń).
- Wyczyszczone elementy możesz osuszyć miękką, suchą ściereczką lub użyć bezpyłowego papierowego ręcznika, aby wchłoniął pozostałą wilgoć.
- Zamontuj wszystkie elementy urządzenia dopiero po ich całkowitym wysuszeniu.



www.radwag.pl